

78-1磁力加热搅拌器 搅拌器

产品名称	78-1磁力加热搅拌器 搅拌器
公司名称	金坛市岸头良友实验仪器厂
价格	188.00/台
规格参数	搅拌机类型:强力搅拌机 应用领域:化工 物料类型:固-液
公司地址	中国 江苏 金坛市 岸头工业园
联系电话	86 0519 82533733 13815011320

产品详情

搅拌机类型	强力搅拌机	应用领域	化工
物料类型	固-液	适用物料	药品
动力类型	电动	布局形式	立式
品牌	其他	型号	78-1磁力加热搅拌器
搅拌方式	强制式搅拌	作业方式	连续作业式
搅拌鼓形状	圆盘型	每次处理量范围	出料50-250L (L)
装置方式	固定式	电机功率	0.04 (Kw)
生产能力	1.5 (L)	转速范围	20-2000 (r/min)
料桶容量	1.5 (L)		

简单介绍：

磁力加热搅拌器采用优质直流电机，噪音小，调速平稳，全封闭式加热盘可作辅助加热之用。恒温磁力搅拌器可设定温度及温度显示，可长期加热使用，数显直观准确。由聚四氟乙烯和优质磁钢精制成的搅拌子，耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强。可在密闭的

【详细说明】

78-1磁力加热搅拌器

磁力加热搅拌器采用优质直流电机，噪音小，调速平稳，全封闭式加热盘可作辅助加热之用。由聚四氟乙烯和优质磁钢精制成的搅拌子，耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强。可在密闭的容器中进行调混工作，使用十分理想与方便。一：简介磁力加热搅拌器属无噪声，无振动，电子恒温，搅拌效果显著，广泛用于各大中院校，环保，科研，卫生防疫站，石油，化工，医疗等单位，是现代化实验室化验人员的理想必备的仪器。二：性能（1）使用电源：220v，50hz。（2）电机功率：25w，加热功率：200w（3）转速：0 2000转/分，无级可调。（4）控温范围：液体温度

100 。三：使用方法使用本仪器时，首先请检查配件是否齐全，然后按顺序先装好夹具，把所需搅拌的溶液放在镀铬盘正中。加入溶液把搅拌子放在烧杯溶液中，然后先插上仪器接插的电源插头，再接通电源打开电源调速开关，指示灯亮，即开始工作，然后选定你所需的温度，调速是由低速逐步调至高速，不允许高速档直接起动，以免搅拌子不同步，引起跳动，不搅拌时不能加热，加热有波段开关控制，不工作时应切断电源。仪器应保持清洁干燥，严禁溶液进入机内。四：注意事项（1）搅拌时发现搅拌子跳动或不搅拌，检查一下烧杯是否平稳，位置是否正。（2）中速运转可延长使用寿命（3）使用时请接上地线五：整机清单：1、整机1台2、搅拌子1只3、电源线1根4、镀铬立杆1支5、镀铬十字节1只6、橡胶夹头1只7、胶木支紧螺丝2只

序号	型号	仪器名
1	78 - 1	磁力加
2	78hw - 1	恒温磁
3	79 - 1	磁力加
4	79 - 2	双向磁
5	85 - 2	数显恒
6	hj - 3	恒温磁
7	hj - 5	多功能
8	hj - 2	双头磁
9	hj - 4	四连磁
10	hj - 6	六连磁
11	hj - 6b	多头控
12	dj - 1	大功率
13	dx - ii	大功率
14	df - ii	集热式
15	jj - 1	电动搅

16	jj - 1	电动搅
17	jj - 1	电动搅
18	jj - 1	电动搅
19	jj - 1	电动搅
20	jj - 1	电动搅
21	jj - 4	六连电

我们的产品保修：非人为原因保修一年

我们的运输方式：为了使货品安全快捷的到达客户手中，我公司的货品小件均通过知名的快递公司运送，大件则通过德邦或者华宇运送，发出前我们的货品均已经过检查并严密包装好，当货品到达客户准备签收时，请务必当面送件人员检查货品，如有任何问题可联系我们，谢谢。

我们的产品价格：因各种规格价格都不一样，且价格于购买的数量有关，故客户在咨询时请告知您的数量，本网站所列示的价格仅是一个象征的标价。

批发特批
, [1000]
元以上起
批 或者 [5]
台以上
起批

本网上所
标价格仅
是一象征
性的价格
, 不代表
最终成交
价, 最终
售价与商
品的规格
型号及数
量有关,
故最终售
价依买卖
双方商议

的结果为准；本公司出售的商品一般都提供保修及售后服务，请放心购买；单价低者一般1000元以上起批，或者5个以上起批，相关信息请购前协商。

运费说明

发快递，大件一般发物流，我们的报价大多数是含快递费的，但单价低的货物在出售时往往不含快递费，及物流费用超过100元以上的货物，此时运费需双方协商来定。