

【厂家直销】药片/胶囊计数装瓶机 电子数粒机价格

产品名称	【厂家直销】药片/胶囊计数装瓶机 电子数粒机价格
公司名称	广州晨雕机械设备有限公司
价格	26800.00/台
规格参数	品牌:城雕 型号:SPJ-500 产能:1000~2000粒/分
公司地址	广州市白云区鹤龙街尹边村一街80号
联系电话	13265110775 13265110775

产品详情

【厂家直销】药片/胶囊计数装瓶机 电子数粒机价格

SPJ-500?????

使用说明书

目录

1. 机器的操作

(1) 操作前

(2) 操作中

2. 故障排除.....

3. 清洁与保养

(1) 机器安置场所

(2) 清洁

(3) 保养.....

一、机器的操作

操作前

- (1) 检查玻璃转盘及振动器是否均停止。
- (2) 检查玻璃转盘上，及振动出料槽内，不得有其他杂物。
- (3) 选择适当之轨道器。
- (4) 轨道器调整方法：
 1. 外围轨道器与内轨道器应互相平行，宽度略大于藻片或胶囊之直径，其出料口须置于电眼座中间位置。
 2. 外围轨道器前端应贴于圆周上，胶囊在滑动时才会平顺。
 3. 调整偏斜器，其高度略大于藻片之厚度。
- (5) 配合瓶口及药粒大小，选用合适之下料口。
- (6) 调整升降板高度，并锁紧定位器。
- (7) 开启电源，设定数量，慢速启动转盘及振动器，检查药粒滑动是否顺利，屏幕显示是否正确，如均正常，即可开始操作。

操作中

- (1) 工作时片剂如果掉粉粉末很多，可以接上吸尘器吸出粉尘
- (2) 合药粒大小，下列表格为参考数值：

片剂直径:4-6mm

转速刻度约为

30~40

片剂直径:8mm

35~50

片剂直径：10-12mm

40~55

胶囊：#4-#00

45~55

一般操作，每分钟速度可达

1000-2000 片

(3) 操作时振动出料要配合转盘速度，盘面不可积料，以免轨道阻塞。尤其注意胶囊，如落料过多，在轨道器内容易产生重叠或阻塞，计数不准。

二、故障排除请联系厂家客服并告知显示代码

三、清洁与保养

机器安置场所

(1)) 工作桌宜水平，四脚需平稳，避免震动，机器放置于工作桌时，适当旋转腾空之调整脚使之平稳，如有搬移机器则须重新调整。

(2) 室内温度常温即可，避免湿气太重，如非无尘室，平时以套子盖上。

(3) 电源插座需负载220V，5A以上，并附有接地插孔。

清洁

每次分装改换不同药粒时，或每日收工时，机器外表及与药品接触之零件必须擦拭和干净。

保养

(1) 平时机器不用时，关闭开关（转盘和振动器），如长时间不用机器，则拔掉电源线。

(3) 机器清洁完毕，重新安装组合，使用前须做以下之检测：

(4) 测试振动器振动时有无异声，装料斗出口应与振动槽有些微间隙，否则料斗会产生共鸣声。

(5) 测试转盘空转，不应发出与玻璃吱吱的摩擦声，玻璃转盘会出现刮痕。

(6) 用手左右来回测试拉杆，应平顺无阻。