

供应鑫雄发粮食水分测定仪卤素水分仪

产品名称	供应鑫雄发粮食水分测定仪卤素水分仪
公司名称	厦门精凡科技有限公司
价格	3300.00/台
规格参数	品牌:鑫雄发 型号:XFSFY-50A 产地:福建
公司地址	厦门市同安区瑶江里151号201室
联系电话	0592-7360878 13306018891

产品详情

鑫雄发粮食水分测定仪卤素水分仪是一种新型的能够快速测定样品水分的检测仪器。其采用环形卤素灯加热，智能化操作，加热方便。能快速均匀地干燥检测样品，准确地获得水分测定结果然后将清晰的水份测定信息显示在电子屏幕，实现直观、简单、方便的仪器操作流程，降低操作要求，提高检测效率。

鑫雄发粮食水分测定仪卤素水分仪使用范围:

水分仪比较广泛地应用于需要快速测定水分的行业，可以满足大多数行业的应用要求，如塑胶、橡胶、化工、医药、食品、木材加工等行业中的生产过与实验过程中。

鑫雄发粮食水分测定仪卤素水分仪技术参数

型号	XFSFY-50A		
最大称量值	120g		
显示分度值	0.01g		
可读性	0.1%		
称重传感器	德国HBM传感器	处理器	英国ARM
加热源	环形卤素灯		
干燥方式	自动 手动 定时		
加热方式	标准、快速、温和		
停机方式	自动停机、计时停机、手动		
温度设置	室温- 180 增温1 ° C)		
测试数据	烘干前重量、烘干后重量、水分值、固含量、温度、测试时间		
重量校准	100g	称盘尺寸	110 (mm)
通讯接口	标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备		
外形尺寸	330*205*165(mm)长宽高	包装尺寸	410*315*335 (mm)
毛重	4.6kg		

鑫雄发粮食水分测定仪卤素水分仪特点：

- 1、无需安装以及调试培训，只需拆箱即可使用,操作简单,省去繁琐的操作步骤；
- 2、加热均匀快速，测定时间短、工作效率高，性能稳定、测试准确；3、体积小、重量轻；
- 4、全自动测定，测量完毕报铃提醒，测定过程无需看管；5、用途非常广泛、几乎适用各行业的水分测定；6、德国进口传感器让仪器测试效果更加卓越、精确；7、独特的防风罩设计，使得仪器称重系统更稳定；8、样品的含水量、含固量可以同时转换；9、加热腔采用纯不锈钢腔罩，耐受高温、便于清洁。

鑫雄发粮食水分测定仪卤素水分仪测试步骤：

- 1.在0.000的状态下,把测试样品放在样品盘里面（均匀的铺开）
- 2.合上盖子,按Start开始加热测试。
- 3.测试完后屏幕直接显示样品的水分含量,按Set来切换各种参数,再按一下Start返回下一个样品测试.

鑫雄发粮食水分测定仪卤素水分仪测试过程应注意的细节：

- 1.加热前先干燥一下样品盘
- 2.样品的重量影响测量时间以及结果的重复性,建议样品重量在5-10g左右
- 3.测试完一个样品,要等温度降到50度以下,才能重新测试新的样品.