

# 扣压摇摆式小型粉碎机

产品名称	扣压摇摆式小型粉碎机
公司名称	济南济威医疗器械有限公司
价格	.00/1
规格参数	品牌:欧莱博 型号:XL-02A 名称:扣压摇摆式小型粉碎机
公司地址	山东省济南市历城区世纪大道与龙凤山路交叉口北行2000米路西历城检察院唐冶检察室南侧1号楼一单元107室（注册地址）
联系电话	0531-67965862 18765883035

## 产品详情

品牌：旭朗

名称：扣压摇摆式小型粉碎机（粉碎细度：80-250目）

型号：WN-300,WN-300A+,XL-02A,XL-04B,WN-200,WN-200+,XL-60C

### 新型密封式粉碎机

- 1、功能：可粉碎各种药物物品等，成品为粉末。
- 2、粉碎细度：80-250目。
- 3、生产率，电机功率，电机轴转速等技术参数产品上标签为准。

### 结构特点

- 1、本机由电机、刀片、电器等元件组成，具有体积小、造型美观等优点。
- 2、本机最大优点在于粉碎室和盖子未采用传统的螺纹设计，而是采用密封圈密封免螺丝设计，盖合非常容易，绝对不会出现

卡碗现象，操作更方便。

- 3、新型摇摆式粉碎机有200g/300g/400g/500g/800g/1000g共6种型号。

## 操作方法

- 1、将上盖打开，装入粉碎物。
- 2、拧紧上盖，并紧固锁定螺帽。
- 3、接通电源，打开开关，开机操作，
- 4、关闭电源后，并拔掉电源插座。
- 5、打开上盖，倒出粉末。

## 注意事项

- 1、粉碎物投入量勿越过粉碎碗容量1/2.
- 2、干燥物料粉碎得更细。不宜加工潮湿和油脂物品
- 3、刚开机时，若碰到粉碎物卡住刀片，使电机不能正常运转，要立即关闭电源，防止电机损坏，清理后才能重新工作
- 4、一般中药粉碎只需1分钟，特殊需要时间加长一些。粉碎时间不宜过长，防止细粉发热粘粉碎碗。
- 5、本机不能长时间连续工作，每次不要越过5分钟，加工数量多时，中间必须要休息，防止电机轴承过热造成电机损坏。
- 6、长时间使用，要正常检查碳刷与刀片磨损程度。视情况更换配件
- 7、防止机器掉到地上损坏机器，应安置相对稳定的工作台
- 8、若发现电机不能正常工作，检查线路或查看保险丝
- 9、上盖打开时，不要开机工作
- 10、保修期为一年（不包括电机）