

欧莱博中药粉碎机家用电动磨粉机DFT-200克

产品名称	欧莱博中药粉碎机家用电动磨粉机DFT-200克
公司名称	济南济威医疗器械有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	品牌:欧莱博 型号:DFT-200 名称:欧莱博中药粉碎机家用电动磨粉机DFT-200克
公司地址	山东省济南市历城区世纪大道与龙凤山路交叉口北行2000米路西历城检察院唐冶检察室南侧1号楼一单元107室(注册地址)
联系电话	0531-67965862 18765883035

产品详情

品牌：欧莱博

名称：欧莱博中药粉碎机家用电动磨粉机DFT-200克(手提药材打粉机)

型号：DFT-50,DFT-100,DFT-200,DFT-250

品牌:欧莱博

型号:DFT-200

适用物料:通用

进料粒度：10-20（mm）

电机功率:900（KW）

出料粒度:0.001（mm）

重量:4（kg）

原理:高速万能粉碎机

规格:DFT-200

产品别名 :打粉机 粉碎机 磨粉机 研磨机

电压 :220

转速 :25000

一、产品介绍：

DFT200万能高速中药粉碎机（200克中药粉碎机、200克中草药打粉机、200g万能粉碎机、0.2千克高速粉碎机）；是中药店不可缺少的捣碎工具，替代传统的捣药臼，工作效率提高20倍；本机选用超高速电机配套，能快速粉碎各种软硬药材，如田七、海马、灵芝、甘草、菟丝子、阿胶、乳香、黄芪、珍珠等，一般中药粉碎成粉不超过半分钟，颗块田七粉碎（200目细度）只需一分钟，二分钟可将珍珠粉成白面。本机适用于中药店、医院中药房、中药加工场及相关粉末加工，更适应田七、珍珠等加工商随身携带。其结构精巧、体积小、重量轻、功效高、无粉尘、清洁卫生、操作简便、造型美观、既省电又安全等特点。并具有装饰柜台的作用。

二、使用说明：

- 1、切断电源，将上盖打开，在清洁的粉碎槽里装入粉碎物料；
- 2、将上盖关紧，避免粉碎物细粉泄漏；
- 3、接通电源：将电源线两头插入电源处和粉碎机的插座；
- 4、开机操作：根据粉碎物需要，将定时器旋钮转到所需的时间刻度（开机）；
- 5、粉碎声音从杂音到声音均匀时，表示粉碎成粉。

三、用户须知：

- 1、粉碎物必须（干燥）烘干，潮湿或有油腻等中药不宜作为粉碎物；
- 2、粉碎机每次投入量不得超过额定重量和粉碎槽容量的1/2，以便有足够的空间让物粒充分粉碎；
- 3、开机后，若粉碎物潮湿、过量卡住刀片，使电机不转动，此时会发出嗡嗡的杂音，要立即拔出电源线，防止电机烧坏，应取出卡住物，在关紧上盖，接通电源，重新开机；
- 4、一般中药粉碎时间需要30秒钟，较硬、大小适中的中药粉碎时间为1分钟即可，粉碎时间不宜过长，防止粉碎后细粉发热粘槽；
- 5、严禁用水清洗整机粉碎槽，开机后严禁打开上盖。