

供应鑫雄发XF-02粉末松装密度计霍尔流速计

产品名称	供应鑫雄发XF-02粉末松装密度计霍尔流速计
公司名称	厦门精凡科技有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:鑫雄发 型号:XF-02 产地:福建
公司地址	厦门市同安区瑶江里151号201室
联系电话	0592-7360878 13306018891

产品详情

鑫雄发XF-02粉末松装密度计霍尔流速计是根据GB1482-2010-T金属粉末流动性的测定【标准漏斗法(霍尔流速计代替GB1479-84、GB1482-84标准规范制作。用于测试金属粉末和非金属粉末的流速和松装密度。

本方法仅适用于能自由流过孔径为2.5mm或5.0mm标准漏斗的粉末。本标准的其他部分规定了不能通过孔径为5.0mm标准漏斗的粉末松装密度测定方法。粉末从漏斗孔按一定高度自由落下充满杯子。在松装状态下，以单位体积粉末的质量表示粉末的松装密度。

本标准等效采用ISO 3923/1—1979《金属粉末松装密度的测定 第1部分漏斗法》。

鑫雄发XF-02粉末松装密度计霍尔流速计装置结构

1、漏斗：标准漏斗小孔直径d有两种规格，一种是直径2.5 mm；一种是直径5.0 mm

备注：漏斗孔径2.5mm测试粉末的流速 漏斗孔径5.0mm测试粉末松装密度

2、漏斗角度：60度

3、圆柱杯：容积 25 ± 0.05 cm³,内径为 31 ± 1 mm。

4、杯子和漏斗的制作：杯子和漏斗应由非磁性耐腐蚀的金属材料制成，且具有足够的壁厚和硬度，以防变形和过度磨损，通常选用黄铜材料或是不锈钢材料制作。漏斗和杯子的内表面要仔细抛光。

5、支架和底座：支架用于固定漏斗。底座必须水平、稳固，不得振动，供安装支架和杯子使用。漏斗小孔底部和杯子上部之间的距离为25mm，可用定位块来调节，漏斗和杯子必须同心。

5、天平（用户自备）：要有足够的测量范围，称量试样能精确到0.05g。

标准配件： 安装支架 漏斗（根据实际情况） 25ml量杯 溢出盘/接收器 高度定位块