

贝克曼离心机维修 Beckman售后维修

产品名称	贝克曼离心机维修 Beckman售后维修
公司名称	北京速达设备维修有限公司
价格	.00/个
规格参数	贝克曼beckman:20 x-12r:30 美国:25
公司地址	北京市密云区西大桥路67号十里堡镇政府办公楼 407室-2530(十里堡镇集中办公区)
联系电话	13810166989

产品详情

北京贝克曼beckman离心机售后维修服务；40000-22991.

引领全球离心技术60多年的贝克曼库尔特公司是集离心机研发设计、生产、销售、服务于一体的公司。通过提供高效可靠的离心分离技术、独特的转头、创新的离心管和配件、先进的离心软件，贝克曼库尔特为您精心准备了多种顶尖不同配置的实验室离心机，各种超速离心机、台式离心机、冷冻离心机、大容量/微量离心机等可满足您对离心机容量、速度以及温度的不同需求。

贝克曼库尔特Optima系列超速离心机最高转速可达150,000rpm，使用真空密封驱动系统，大大减低轴的磨损，延长使用寿命。可完成各种核酸、蛋白、细胞的分离工作；配合转头帮助进行蛋白质组学、基因组学和细胞组学的研究。

贝克曼库尔特Avanti-J系列高效离心机有近达30个转头可供选择，可以分离高达9升的容量，超过100,000xg离心力，可以完成部分超离工作。

Microfuge 和Allegra系列台式离心机有20种转头，独有的密封水平转头，防止工作人员受样品污染。10种加速/减速速度率设定使离心机高效运行，大大节省了时间，并可设定9小时59分钟连续离心或短暂离心。

Beckman离心机操作方法：

1、使用离心机时，必须事先在天平上精密地平衡离心管和其内容物，平衡时重量之差不得超过各个离心机说明书上所规定的范围，每个离心机不同的转头有各自的允许差值，转头中绝对不能装载单数的管子，当转头只是部分装载时，管子必须互相对称地放在转头中，以便使负载均匀地分布在转头的周围。

- 2、若要在低于室温的温度下离心时。转头在使用前应放置在冰箱或置于离心机的转头室内预冷。
- 3、离心过程中不得随意离开，应随时观察离心机上的仪表是否正常工作，如有异常的声音应立即停机检查，及时排除故障。
- 4、每个转头各有其允许转速和使用累积限时，使用转头时要查阅说明书，不得超速使用。每一转头都要有一份使用档案，记录累积的使用时间，若超过了该转头的使用限时，则须按规定降速使用。
- 5、装载溶液时，要根据各种离心机的具体操作说明进行，根据待离心液体的性质及体积选用适合的离心管，有的离心管无盖，液体不得装得过多，以防离心时甩出，造成转头不平衡、生锈或被腐蚀，而制备性超速离心机的离心管，则常常要求必须将液体装满，以免离心时塑料离心管的上部凹陷变形。每次使用后，必须仔细检查转头，及时清洗、擦干，转头是离心机中须重点保护的部件，搬动时要小心，不能碰撞，避免造成伤痕，转头长时间不用时，要涂上一层上光腊保护，严禁使用显著变形、损伤或老化的离心管。

贝克曼Beckman离心机注意事项：

- 1.机体应始终处于水平位置，外接电源系统的电压要匹配，并要求有良好的接地线。
- 2.开机前应检查转头安装是否牢固，机腔有无异物掉入。
- 3.样品应预先平衡，使用离心筒离心时离心筒与样品应同时平衡。
- 4.挥发性或腐蚀性液体离心时，应使用带盖的离心管，并确保液体不外漏，以免腐蚀机腔或造成事故。
- 5.擦拭冷冻离心机腔时动作要轻，以免损坏机腔内温度感应器。
- 6.每次操作完毕应作好使用情况记录，并定期对机器各项性能进行检修。
- 7.离心过程中若发现异常现象，应立即关闭电源，报请有关技术人员检修。

Beckman贝克曼离心机维护保养：

- 1.离心盖上不要放置任何物质，每次使用完毕，务必清理内腔和转头。
- 2.台式高速离心机如较长时间未使用，在使用前应将离心机盖开启一段时间，干燥内腔。
- 3.电机的碳刷在使用3000小时后，应及时更换，以免磨损整流子。
- 4.台式高速离心机经长期使用，磨损属正常现象。