

血琼脂表面培养基

产品名称	血琼脂表面培养基
公司名称	南京便诊生物科技有限公司
价格	200.00/包
规格参数	
公司地址	南京市江宁区天印大道880号
联系电话	86-02552838289/65016260/65016261/ 13951923346

产品详情

【商品名称】

60mm/55mm血琼脂表面培养基(表面培养基系列-接触碟法检测物表)

【产品规格】

60mm/25cm² 55mm/25cm²

【规格编号】

产品编号	名称	规格	供应商
BZW12111	大豆酪蛋白琼脂表面培养基	60mm/55mm	南京便诊
BZW12085	胰酪胨大豆琼脂表面培养基	60mm/55mm	南京便诊
BZW1202B	胰酪胨大豆琼脂表面培养基(-内酰胺酶)	60mm/55mm	南京便诊
	血琼脂表面培养基	60mm/55mm	南京便诊

BZW12046

BZW12026

.....

表面培养皿

.....

60mm/55mm

.....

南京便诊

.....

【用途】

用于手指、皮肤、设备台面等物体表面细菌和苛养菌菌落计数检测

【使用步骤】

1、复温：取出培养基复温至室温

2、检测：将需要的本品，拿至待检处，打开上盖将底部反转（含琼脂的一面朝下），在认为污染严重处或待检处轻压3-5s,迅速将盖盖上，作好标识培养

3、培养：将接种好的培养基作好标识，置于30-50 恒温培养箱中培养24-48小时后取出，观察结果，将菌落数记录下来；

4、计算：公式： $A=B/16\text{cm}^2$ ：式中;A:被检测物体表面的平均含菌量（cfu/cm²）；B：培养基中间16个小方格（1cm²/格）中的细菌菌落总数，如果需计算物体表面上细菌总的菌落数（cfu）

【注意事项】

1、检查培养基是否干裂或染菌，如长菌请勿使用；

2、请在洁净的环境下操作，避免杂菌干扰；

3、经过预培养的培养基严禁使用；

4、弃物处理：使用后应高压灭菌或焚烧后按一般垃圾处理，也可按专业技术人员指示方法处理。

【贮藏】

2-8℃，避光储存，拆封后及时放入冰箱冷藏

【有效期】

6个月

【生产公司】

公司名称：南京便诊生物科技有限公司

地 址：南京市江宁区东山街道上元大街808号

联系电话：025-52838289，85099525，13951923346，18951960612

传 真：025-52838289

信 箱：njbianzhen@163.com

网 址：www.njbianzhen.cn www.njbianzhen.com