

干热灭菌生物指示剂

产品名称	干热灭菌生物指示剂
公司名称	南京便诊生物科技有限公司
价格	1400.00/盒
规格参数	
公司地址	南京市江宁区天印大道880号
联系电话	86-02552838289/65016260/65016261/ 13951923346

产品详情

【产品名称】干热灭菌生物指示剂（ACEte 干热生物指示剂）

【产品规格】100支/盒

【产品编号】BOES50345

【产品用途】

1、本品为干热灭菌生物指示剂，菌种采用USP31（美国药典31版）和ISO-11138(国际标准化组织)指定的***Bacillus atrophaeus*** ATCC93722、芽孢载体为玻璃纤维滤纸，可耐高温。3、芽孢数 1×10^7 以上（CFU / strip）【使用方法】

1、将本指示剂按贵方的灭菌方法放入干热灭菌装置内与被灭菌物品同时灭菌。（灭菌温度：160～350℃）
2、灭菌后，在无菌条件下，从玻璃管取出菌片，放入适宜的液体培养基中培养。（培养温度：30～37℃）
3、培养48小时后，培养液出现浑浊，说明灭菌不全面，请重新进行灭菌。4、若培养液无出现浑浊变化（对照盲检），请继续培养2天，若培养液无出现浑浊，则表明灭菌全。
培养基建议使用大豆酪胺水解液体培养基或普通营养肉汤培养基。【有效期】2年

【保存方法】请在温度5～8℃条件下避光保存。【注意事项】

1、使用前，请确认产品的完整性，且在有效期内使用，有效期24个月
2、生物指示剂应避免靠近灭菌器和化学消毒剂。
3、被判定灭菌不全的以及超过有效期的生物指示剂，请在灭菌处理后废弃。

【生产公司】

公司名称：南京便诊生物科技有限公司

地 址：南京市江宁区东山街道上元大街808号

联系电话：025-65016260，65016261，52838289，85099525，13951923346，18951960612

传 真：025-52838289

信 箱：njbianzhen@163.com

网 址：www.njbianzhen.cn www.njbianzhen.com