

常州中捷供应GHP-9160隔水式培养箱

产品名称	常州中捷供应GHP-9160隔水式培养箱
公司名称	常州中捷实验仪器制造有限公司
价格	4250.00/台
规格参数	品牌:常州中捷 型号:GHP-9160 工作室尺寸:500*500*650 (mm)
公司地址	中国 江苏 金坛市 常州金坛市经济开发区华兴路12号
联系电话	86 0519 82366609 13861116609

产品详情

品牌	常州中捷	型号	GHP-9160
工作室尺寸	500*500*650 (mm)	温度范围	室温+5-60 ()
温度波动度	±1 ()	温度均匀度	1 (%)
控温方式	数显	适用范围	实验室

ghp-9160隔水式培养箱产品详细介绍一、隔水式培养箱 适用范围：ghp系列培养箱有多种型号和规格，外型美观，结构合理，控制系统先进，功能齐全操作简便。长期工作安全可靠，适合使用生物学.化学.医学.农业科学.制药.食品.卫生.环境保护等大专科研单位，对各种细菌进行培养育种.发酵等实验。

二、隔水式培养箱结构特点：

- a) 立式箱体结构，内胆不锈钢制造。
- b) 温度采用数字显示，直观清楚，含超温报警保护装置。
- c) 门上设有方型观察窗。便于查看工作室内的样品。
- d) 溢流装置，防止水位过高。（内部还有水位报警装置）
- e) 绝缘性能良好，加热安全。
- f) 保温性能强

三、隔水式培养箱技术指标：

- a) 加热功率。600w 温度波动 0.5 温度均匀性 ±1

b) 工作电压。220v ± 10v。50hz

c) 温度范围。rt+5-60

d) 工作室尺寸500 × 500 × 650mm

四、隔水式培养箱使用方法：

先从进水口（侧板下方）注水于不锈钢内胆内，水位高度至溢水口（上方）出水为止，关闭下方进水口，然后接通电源，打开电源开关，设定好所需要的温度（温控仪使用说明书另附），待温度恒定后将需要培养的物品放入工作室内，关上工作室门，即可开始实验。

五、隔水式培养箱注意事项：

a.) 严禁无水干烧.加热，以免烧坏加热管。侧面接进水口软管竖起时可看到水位。

b.) 仪器外壳应妥善接地，以免发生意外。

c.)切勿将仪器倒置，以免水溢出。

d.) 为了减少水垢产生，建议选用蒸馏水。