

常州中捷供应SHY-2旋转水浴恒温振荡器0519-82366609

产品名称	常州中捷供应SHY-2旋转水浴恒温振荡器0519-82366609
公司名称	常州中捷实验仪器制造有限公司
价格	4520.00/台
规格参数	品牌:中捷仪器 型号:SHY-2(THZ-82) 工作室尺寸:410*320mm (mm)
公司地址	中国 江苏 金坛市 常州金坛市经济开发区华兴路12号
联系电话	86 0519 82366609 13861116609

产品详情

品牌	中捷仪器	型号	SHY-2(THZ-82)
工作室尺寸	410*320mm (mm)	温度范围	室温+5 -100 ()
温度波动度	± 0.5 ()	温度均匀度	± 0.5 (%)
控温方式	数显控温	适用范围	实验室

旋转水浴恒温振荡器

的详细资料：shy-2(thz-82)水浴恒温振荡器主要适合用于各大中专院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。水浴恒温振荡器采用空气加热，数显测温，数显测速，本机具有结构合理、操作简便、显示直观、稳定性能高等特点，是实验室工作人员得心应手的理想设备。shy-2(thz-82)气浴恒温振荡器主要技术性能：恒温范围：

控温：室温+5 -100

振幅：20mm,

振荡速度：起动-300次/分，

定时0-120分网夹具:410*320mm

shy-2水浴恒温振荡器使用方法：

首先将需振荡培养样品夹在托盘夹具上，接通电源，合上电源开关指示灯亮，表明机内电源已经接通，此时将定时器选定你需要的工作时间，或选至常闭“on”的位置，此时恒温控制加热部分即进入了工作状态。恒温部分绿色指示灯亮，表明热风加热工作，红色灯亮表明加热停止，表头指针所指示的温度控制在某一区域，只需将刻度旋钮选至你需控制的某一温度上，即可进行恒温。按下右侧振荡工作开

关，振荡部分即可工作，你可根据实际需要，将振荡速度选至0 - 22转/分范围之内。

shy-2水浴恒温振荡器注意事项：1、仪器外壳应妥善接地，以免发生意外。
2、严禁各种溶液进入工作室内，以免损坏主机