

实验室HY-5回旋振荡器

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 实验室HY-5回旋振荡器 |
| 公司名称 | 常州中捷实验仪器制造有限公司 |
| 价格 | 1700.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:中捷仪器 型号:HY-5(ZD-5) 工作室尺寸:440*350（mm） |
| 公司地址 | 中国 江苏 金坛市 常州金坛市经济开发区华兴路12号 |
| 联系电话 | 86 0519 82366609 13861116609 |

产品详情

| | | | |
|-------|-------------|-------|------------|
| 品牌 | 中捷仪器 | 型号 | HY-5(ZD-5) |
| 工作室尺寸 | 440*350（mm） | 温度范围 | 室温（ ） |
| 温度波动度 | 无（ ） | 温度均匀度 | 无（%） |
| 控温方式 | 无 | 适用范围 | 实验室 |

回旋振荡器hy-5(zd-5)回旋振荡器是一种培养制备生物样品的生化仪器，是植物、生物、微生物、生物制品、遗传、病毒、医学、环保等科研、教育和生产部门不可缺少的实验设备。仪器为落地式，整机重心低，在连续工作中平稳可靠，其主要特点：万能弹簧试瓶架特别适合作多种对比实验的生物样品的培养制备。设有机械定时。无级调速，操作简便安全。hy-5a是具有数显功能的一款振荡器，操作起来更加简便。回旋式振荡器的技术指标：转速范围：起动—300r/min振幅：20min定时范围：0—120min（或常开）网夹具尺寸：440*350mm电源：交流220v、50hz回旋式振荡器的使用说明： 在转速范围内中速使用，可延长仪器使用寿命。 仪器应用放置在较牢固的工作台上，环境应清洁整齐，温度适中，通风良好。 使用仪器前，先将调速旋钮置于最小的位置。 装培养试瓶。为了使仪器工作时平衡性能好，避免产生较大的振动，装瓶时应将所有试瓶位布满，各瓶的培养液应大致相等，若培养瓶不足，可将试瓶对称放置或装入其他等量溶液的试瓶布满空位。 选择定时，将定时旋钮调至“定时”或“常开”位置。 接通外电源，将电源开关置于“开”的位置，指示灯亮。缓慢调节调速旋钮，升至所需转速。 每次停机前，必须将调速旋钮置于最小位置，再将定时器置“零”，关闭电源开关，切断电源。备注：zd-5是全不锈钢回旋式振荡器的维护保养： 正确地使用仪器的，使其处于良好的工作状态，可延长仪器使用寿命。 仪器在连续工作期间，每三个月应做一次定期检查：检查是否有水滴、污物等落入电机和控制元件上；检查保险丝、控制元件及紧固螺钉。 振荡器传动部分的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂1号钙-钠基,仪器在连续工作期间,每六个月应加注一次润滑脂,填充量约占轴承空间的1/3. 仪器经长期使用,自然磨损属正常现象.仪器在使用一年之后,若发现电机有不正常的噪声,加热系统出现异常、传动部分轴承磨损,皮带松动或出现裂纹,加热恒温出现异常,电控元件失效.....等故障,本企业将继续提供优质服务,予以协助处理.。

