

# 尼康显微镜E100现货

产品名称	尼康显微镜E100现货
公司名称	北京鑫宇泰科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	放大倍数:1000X 目镜:10X 光源:6V20W
公司地址	北京市海淀区信息路甲28号-1层D号-241号
联系电话	010-89737332 13811719035

## 产品详情

康生物显微镜E100现货

产品特性：生物显微镜,尼康显微镜,体视显微镜,北京E100显微镜

产品简介：尼康生物显微镜E100现货 超高光学,超好品质教学级显微镜

尼康生物显微镜E100现货超高光学,超好品质教学级显微镜李小兵：13811719035 出售各种生物显微镜、体视显微镜、金相显微镜、偏光显微镜、工业显微镜、荧光显微镜、三维频显微镜。进口尼康显微镜、尼康显微镜SMZ800现货、尼康显微镜SMZ445现货、奥林巴斯显微镜CX21现货、奥林巴斯显微镜CX31现货、蔡司显微镜、徕卡显微镜DM500/DM750现货一流的显微镜服务，一流的显微镜质量，奥林巴斯显微镜CX21/CX31现货13811719035

教学和常规实验应用的理想显微镜E100是一款具有\*\*\*光学性能，合理人机学设计的正置显微镜。E100采用了尼康独有的CFI无限远光学系统，并对色差和场曲进行校正，工作距离更长，数值孔径更高。新的BE平场消色差系列物镜专为E100设计，确保在各个放大倍数下得到清晰明亮的图像。数码照相系统使用三目镜筒时可以连接数码相机。DS-2Mv-L2是带有独立控制单元的彩色数码相机，可以不需PC在一个8.4英寸LCD屏上进行聚焦和拍照。通过点击“拍摄模式”可以自动设置与观察技术匹配的\*\*\*拍照条件，并可以轻松存储\*\*\*图像。带有位置指示标签的聚光器聚光器上带有孔径光阑和4x、10x、40x、60x、100x物镜的位置指示标签，确保简单快速地切换物镜，得到\*\*\*的图像。同轴粗/微调旋钮位于桌面高度，调焦旋钮和载物台手柄采用人机学设计，与操作者的距离相同，可以在正常坐姿下轻松进行调节。另外粗调的扭矩也可以调节。更换简便的卤素灯长寿命6V-20W卤素灯可以调节到6V，更换非常简便。便于运输和保管显微镜机身设计紧凑，重量很轻，只需一个储存箱就可以轻松实现E100的运输和保管。相差附件使用相差环可以在10x和40x观察到相差图像。当相差环置于光路中时孔径光阑自动打开。另外有100x的相差环和10x、20x、40x物镜的暗场环等可选附件。反射镜组件在没有电源时可以使用镜面单元。用反射

镜组件替换场镜的操作非常简便。新型物镜尼康研发的新型CFI BE平场物镜的特点是对整个视场的场曲和色差进行特殊校正，专用于E100。在所有放大倍数下都可以得到清晰明亮的图像。防霉设计在物镜、目镜和目镜筒中使用防霉涂层和防霉条，避免在高湿度的环境中使用产生霉变。双和三目镜筒E100采用Siedentopf型目镜筒，保证精确的目镜筒长度。有双和三目两种型号。数码相机可以联机在三目镜筒上使用。舒适观察目镜筒的倾斜角为30°，在正常坐姿下可以舒适地观察样本。通过简单摆动目镜筒的前部，使用者可以调节眼点高度达34mm，找到\*\*\*适合的观察高度。另外瞳距调节和屈光度调节使之适用于多数操作者。机械载物台内置载物台可以控制XY轴的行程。载物台附件包括载玻片标本夹。

## 二、技术参数

光学系统	CFI光学系统
放大倍率	40-1500X
照明系统	6V20W卤素灯，集光镜，取去集光镜部分即可更换灯泡
粗微调焦机构	粗微同轴调焦机构，齿杆齿条转动；粗微调焦范围：22mm粗调：每转37.7mm。微调：每转0.2mm；最小读数：2um粗调焦松紧度可调
目镜筒	E2-TB双目（倾斜30°，360°可旋转铰链式；瞳距47-75mm）E2-TF三目F（倾斜角：30°，360°可旋转铰链式，瞳距47-75mm）（选购）
聚光器	阿贝聚光器，数值孔径：1.25（孔径光阑位置标识对应不同的物镜），可放置33mm滤光片（包括标准兰色滤色片）
物镜转换器	四孔转换器，带有机定位，旋转机构内带有多重滚珠轴承，转换器周围橡皮带有凸楞。
物镜（防霉）	平场消色差物镜4X平场消色差物镜10X平场消色差物镜40X平场消色差物镜100X
机械载物台	双层矩形机械载物台，尺寸：155(W)×134(D)mm配套带刻度的可移动切片夹
聚光器支架	聚光器垂直移动调节范围：10mm
选购件	物镜：CFI BE平场消色差物镜20X，CFI BE平场消色差物镜60X目镜筒：E2-TF三目F镜筒相衬附件{阿贝聚光器，相衬滑板，相衬物镜，（10X,40X,100X），GIF滤光片相衬对中目镜} 指针，暗场环，反光镜，电源线线扣，包装箱（木箱，铝合金箱）
电源功率	50w
重量	约7.3kg