

## YLDZ-6分液漏斗垂直振荡器价格

产品名称	YLDZ-6分液漏斗垂直振荡器价格
公司名称	上海熙扬仪器有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	上海熙扬:垂直或倾斜振荡 YLDZ-6:6个夹具 上海:上海
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号1幢583室
联系电话	021-51877606 18821233218

## 产品详情

YLDZ-6分液漏斗振荡器使用方法：

使用前将仪器放置在牢固的工作台上，并保持放置平稳，使用环境应清洁干燥，并保持通风良好。首先根据分液漏斗容量大小调节好夹具的高度，并将固定螺钉拧紧。使用时应两边对称放置。振荡角度调节方法：将振荡架两端螺钉拧松，然后同时移动即可，调节完毕，必须将螺钉拧紧。其次接通电源，打开电源开关，电源指示灯亮，点击 $\wedge$ 或 $\vee$ 键选择振荡速度，然后点击M和H键选择定时时间(M分钟，H小时),设定完毕点击run键开始运行，如需停止，点击stop键即可。使用完毕关闭电源，设定振荡速度将被保持，以备下次使用。

YLDZ-6分液漏斗振荡器技术参数:

振荡方式：垂直或倾斜振荡

倾斜角度：0~30可调

振荡速度：10~300次/分钟

振荡幅度：45mm

大负荷：约7Kg×2（含夹具）

分液漏斗夹具适用范围：（1）标准型夹具：50~1000mL（2）大型夹具：50~3000mL

标准配置：振荡器主机：1台，标准夹具：6个夹具规格可定制。

上海熙扬分液漏斗振荡器、分液漏斗垂直振荡器，Z新报价，价格含税含运费质保两年，我们给您提供优质的服务，欢迎新老顾客前来选购。

咨询热线：021-51877606

，电话：18221471718（微信同号）

企业QQ：2641221627，客服QQ：1022390376

设备仪器属于精密设备 客户订单录档案 免费2年质量保质,任何问题提供配件保养维护

上海熙扬目前热卖销售有全封闭智能集菌仪,无菌均质器,固相萃取仪,氮吹仪,脂肪测定仪,微生物限度检测仪，小型实验室喷雾干燥机，超声波细胞破碎仪等等。

YLDZ-6分液漏斗振荡器主要特征:

分液漏斗振荡器可选择倾斜振荡和垂直振荡两种振荡方式，可以得到大的混合力。

振荡频率数字显示，开机后可显示上次关机前的振荡次数。可以切换定时振荡和连续振荡。

振荡频率为无级变速，倾斜时振荡频率可达20~250次/min，垂直时振荡频率可达20~300次/min。

启动缓冲和停机缓冲技能，启动及停止缓慢进行，减少对分液漏斗的冲击。

分液漏斗振荡器振荡时，运行声音在55分贝以下，无噪音，非常安静。

使用直流马达，可长时间保持稳定的振荡频率。

分液漏斗夹具使用方便，安装或取下分液漏斗十分方便。

YLDZ-6分液漏斗振荡器注意事项：

- 1、使用前请空载试机，是否正常工作，然后才能夹装分液漏斗试剂瓶。
- 2、每次使用前应检查各个螺丝是否拧紧。
- 3、装夹分液漏斗试剂瓶应要两侧重量相差不大，避免偏重现象。
- 4、若试剂瓶数量不足时，可对称放置。
- 5、振荡时，瓶内的溶液应不超过试剂瓶的1/3为好。
- 6、中速使用有利于延长使用寿命。
- 7、该仪器使用220v，50Hz电源，所以请采用带有安全接地的三孔插座。