

真空脱泡箱-AB胶水脱泡机-干燥柜

产品名称	真空脱泡箱-AB胶水脱泡机-干燥柜
公司名称	苏州三清仪器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:三清仪器
公司地址	常熟市珠海路2号20幢803（注册地址）
联系电话	0512-52994109 18051800051

产品详情

真空脱泡箱-AB胶水脱泡机-干燥柜真空干燥箱

真空干燥箱是专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计的，工作时可使工作室保持一定的真空度，并能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥，采用智能型数字温度调节仪进行温度的设定、显示与控制。

比起常规干燥技术具备以下优势：

- 1：真空环境大大降低了需要驱除的液体的沸点，所以真空干燥可以轻松应用于热敏性物质。
- 2：对于不容易干燥的样品，例如粉末或其他颗粒状样品，使用真空干燥法可以有效缩短干燥时间。
- 3：各种构造复杂的机械部件或其他多孔样品经过清洗后使用真空干燥法，完全干燥后不留任何残余物质。
- 4：使用更安全----在真空或惰性条件下，完全消除氧化物遇热爆炸的可能。
- 5：与依靠空气循环的普通干燥相比，粉末状样品不会被流动空气吹动或移动。

真空脱泡箱-AB胶水脱泡机-干燥柜DZF-6250真空干燥器/真空烘箱/真空干燥箱产品选型：

真空脱泡箱-AB胶水脱泡机-干燥柜真空干燥器/真空烘箱/真空干燥箱产品结构特点

- 1．箱体采用优质冷轧钢板，表面静电粉末喷涂，涂层坚硬牢固，具有极强的防锈能力。
- 2．工作室为优质不锈钢板，圆角造型、光滑、流畅、极易清洁。
- 3．箱体与工作室之间，充填超细玻璃棉隔热材料，具有良好的保温功能，有效保证箱内温度的稳定准确

和对使用环境的影响。

4. 箱门为双层钢化玻璃结构，能清晰观察箱内加热的物品，又有良好的隔热效果。能有效避免灼伤操作人员。
5. 工作室与玻璃门之间装有耐热橡胶密封圈，以保证箱内达到较高的真空度。
6. 加热器安装在工作室的外表面尽zui大可能提高箱内温度的均匀性，并且便于室内清洁。
7. 温度控制采用微电脑智能数字技术制造，具有工业PID自整定和四位双LED窗指示功能，控温精度高、抗干扰能力极强，并且操作也非常方便（详情见控制器详细说明）。

真空干燥器/真空烘箱/真空干燥箱产品安装调试

- 1、运输中注意不要在玻璃上用力，也不要碰撞箱体。
- 2、本设备落地后，应放置平稳如地面不平应予以修正。
- 3、请不要在阳光直射或高温潮湿的地方使用仪器。
- 4、本设备应远离电磁干扰源，并将设备的接地线有效接地。
- 5、本设备在正常运行时，箱内物品摆放应不要碰到内壁。
- 6、电源线不要紧靠后面，也不要让仪器或其他物品压在电源线上，以免损伤电源线
- 7、真空箱与泵之间厂家建议zui好跨接过滤器,防止潮气进入真空泵。

真空干燥器/真空烘箱/真空干燥箱产品使用说明

- 1、打开箱门，将待处理物件放入箱内搁板上，关上箱门。并关闭放气阀，打开真空阀，接通真空泵抽气，使箱内达到真空度 $< 133\text{Pa}$ ，（真空表指示值 $< -0.1\text{MPa}$ ）关闭真空阀门并关闭真空泵电源。
- 2、接通电源，将电源插头插入电源插座，将面板上的电源开关置于“开”的位置，此时仪表出现数字显示，表示设备进入工作状态。
- 3、通过操作温度控制器，设定您所需要的箱内温度。

苏州三清仪器有限公司接受非标定制

真空干燥器/真空烘箱/真空干燥箱特别提示

产品出厂前都经过严格的测试，一般不要进行修正，如使用时的环境恶劣，环境温度超出适宜范围，会引起温度显示值与箱内实际温度误差，如超出技术指标范围的，可以修正，具体步骤参照温度控制器操作说明按所需进行修正。

仪器在正常工作状态下，如打开箱门时间过长，关上箱门后暂时箱内温度有些变动，这是正常现象。

测试注意：箱内测试所用温度计要用1.0精度的水银温度计，并将水银端放在箱内几何中心位置。

真空干燥器/真空烘箱/真空干燥箱注意事项

- 1、可燃性和挥发性的化学物品切勿放入箱内。
- 2、如在使用过程中出现异常、气味、烟雾等情况，请立即关闭电源，用户切勿盲目修理，应通知本公司修理部，由专业人员查看修理。（新机初次开机会有异味和少量的烟雾产生，这是属于正常现象，请观察一两次后，若一直产生这种现象请致电我司客服中心进行咨询）。
- 3、箱壁内胆和设备表面要经常擦拭，以保持清洁，增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来擦拭外表面。
- 4、设备长期不用，应拔掉电源线以防止设备损伤人。并应定期（一般一季度）按使用条件运行2-3天，以驱除电器部分的潮气，避免损坏有关器件。