

BZJ拍击筛

产品名称	BZJ拍击筛
公司名称	河南振江机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省新乡市新乡县合河乡石村南地1号
联系电话	15516586068

产品详情

拍击筛概述：

拍击筛（拍击式标准筛振筛机）（河南振江机械设备有限公司<http://www.hnzhenjiang.com/cpzs/sys/201703111606291800.html>）又称拍击式振动筛是实验室的常用检测仪器之一结构主要由机座、筛具与传动机构等部分组成。可配备专用夹具，即可装夹 200标准筛，又可夹装 75、 100套筛，装夹方便灵活，夹紧牢固，并能自动停机

拍击筛应用行业：

拍击筛(拍击式标准振筛机)分多种特性的产品。适用于普通磨料粒度组成检查、超硬材料生产分级及料度组成检查，亦广泛应用于地质、冶金、粉体、化工、建工、水泥、医药、国防等部门科研、生产、实验室，对物料进行筛分检测。

拍击筛作用与原理

电机带动齿轮通过同步带传动到主轴上，经齿轮变速后主轴按要求的转速转动，主轴带动偏心轮使滑板做往复运动，带动安装在滑板托盘中的试验筛左右摇动，同时主轴带动顶杆齿轮转动，变速后顶杆齿轮通过凸轮顶击顶杆，顶杆使拍锤上下拍击试验筛上盖，使得试验筛、分样筛中的物料往复和上下振动，使小于标准试验筛筛面网孔的物料颗粒筛分进下层试验筛，如此层层筛选，使每层试验筛内只留相同粒度的物料。达到不同粒度的分离并确定此物料的粒度组成。

拍击筛使用方法

1.电机转动方向必须按箭头所指方向转动(三相电机)(因采用凸轮顶击顶杆，方向反会别住，无法转动)。

检查电机转动方向方法：开机前提起顶杆，再开机，此时检查电机转动方向，如不对可将三相中的两相交换线头后再试。确定方向正确后再正常使用。

2.设备运转前须固定。固定采用地脚螺丝固定，可采用膨胀螺丝将设备固定在水泥地面上。

3.安装试验筛：松开托盘紧固螺丝，将托盘向下移动，装入装好物料的标准试验筛(分样筛、标准筛)，然后托起托盘至合适位置，拧紧紧固螺丝，盖好翻盖，放下锤铁后，定好时间即可开机。采用100、75夹具可使用相应尺寸套筛，特殊尺寸可定制。

4.设备带有定时装置，用户可调节使用时间，开机后到时自动停机。调节时间前两位为分钟，后两位为秒。用户可根据自己需要调节运行时间。

5.设备拍击高度出厂前以调好，用户如有需要也可松开紧固螺母，调节顶杆头螺纹升高或降低至合适位置后，再将螺母背死

6.上下滑板、加油嘴、等应定期加油。

联系人：赵先生

手机：15516586068

电话：0373-5658889

传真：0373-5658889

网址：www.hnzhenjiang.com

邮箱：hnzjxs@126.com