

# 深圳150升双层玻璃反应釜

产品名称	深圳150升双层玻璃反应釜
公司名称	深圳市超杰实验仪器有限公司
价格	32000.00/套
规格参数	超杰:220V CJ-150:150L 深圳:35w
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区麻岭村向银路美丽华大厦10B
联系电话	86-13632937105 13632937105

## 产品详情

根据我国高校和各大相关企业对研究领域的拓宽,我公司结合市场发展需求,经长期研究开发并设计制造了150L双层玻璃反应釜,以及与之配套的加热-降温-制冷循环装置,欢迎您的选用。双层玻璃反应釜可以提供做高温反应(温度可以达到300 ) ;双层玻璃反应釜也可以做低温反应(低温度可以达到 - 80 ) ;双层玻璃反应釜中可以抽成真空,从而做真空反应。而且,它的独到的设计使试验更加的安全,更加的方便。

150L 双层玻璃反应釜详配置 :

产品名称		双层玻璃反应釜
规格/型号		CJ-150L
基本参数	反应瓶 ( L )	150L
	瓶口数	6
	转速 ( rpm )	0—600
	搅拌轴径(mm)	25
	真空度 ( MPa )	0.098
	搅拌功率 ( w )	600
	搅拌力矩(g.cm)	25000
	电压/频率	220V/50HZ
外形尺寸 ( mm × mm × m )		800 × 760 × 3000
功	变频调速	

能 配 置	立式冷凝器	
	数显转速	
	测温管	
	四氟组件密封	
	加料活塞	
	蒸馏装置	
	回流装置	
	低速增力	
	下放料	
	真空表	
	万向节连接	
产品主要特征	<p>S212系列双层玻璃反应釜内层放置反应溶媒可做搅拌反应,夹层通过冷热源(冷冻液、水、导热油)循环,可使内层实现恒温加热或冷却反应,可控制反应溶媒的蒸馏与回流,是现代合成化工、生物制药和新材料制备的理想试验、生产设备.</p> <p>蒸馏、回流可实现同时进行</p> <p>特殊长效搅拌密封</p> <p>进口变频调速或电子无级调速,交流精密减速电机驱动搅拌,搅拌力度强,无电刷,无火花</p> <p>物料与GG17玻璃和PTFE接触,无交叉污染</p> <p>数显转速及高、低温显示,操作方便</p>	

### (3) 双层玻璃反应釜的使用说明：

请在安装，使用，保养，检查之前，务必熟读本说明书的全部内容，做到正确使用。

电源电压必须与本仪器所规定的一致。

空载不宜高速运转

电气箱的寿命与周围温度，湿度的影响很大。请保持调速和电机干燥。

先安装机器再由专业的电工布线，通电。地线端子务必接地。高温浴锅必须接空开开关。切断电源5分钟内，由于变频器或电容放电仍有可能触电。

作业时注意身上的硬物（手表，戒指，皮带扣等）对玻璃的碰击损害。

连接真空管水管之时一定要小心，以免过分用力弄碎玻璃对人体的伤害。

需要用高温循环油浴锅时，注意高温对人体的伤害，我司建议用对人体伤害小的导热油（二甲基硅油，运动粘度为100的）作溶媒。尤其要注意高温循环的时候，应该先开循环泵，让导热溶媒进行循环的情

况下，慢慢升温