

深圳双层玻璃反应釜直销

产品名称	深圳双层玻璃反应釜直销
公司名称	深圳市超杰实验仪器有限公司
价格	9000.00/套
规格参数	超杰:0-600转 CJ-50L:220V120W 深圳:容积50L
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区麻岭村向银路美丽华大厦10B
联系电话	86-13632937105 13632937105

产品详情

(1)

根据我国高校和各大相关企业对研究领域的拓宽,我公司结合市场发展需求,经长期研究开发并设计制造了1-50#100L双层玻璃反应釜,以及与之配套的加热-降温-制冷循环装置,欢迎您的选用。双层玻璃反应釜可以提供做高温反应(高温可以达到300) ;双层玻璃反应釜也可以做低温反应(低温可以达到 - 80) ;双层玻璃反应釜中可以抽成真空,从而做真空反应。而且,它的独到的设计使试验更加的安全,更加的方便。

(2) CJ1-50L#100L 双层玻璃反应釜详配置 :

产品名称	双层玻璃反应釜
规格/型号	CJ
基	反应瓶 (L)
	瓶口数
本	转速 (rpm)
	搅拌轴径 (mm)
参	真空度 (MPa)
	搅拌功率 (w)
数	搅拌力矩 (g.cm)
	电压 / 频率
功	外形尺寸 (mm × mm × mm)
能	变频调速

配置
立式冷凝器
数显转速
测温管
四氟组件密封
加料活塞

产品主要特征
蒸馏装置
回流装置
低速增力
下放料
真空表
万向节连接

S212系列双层玻璃反应釜内层放置反应溶媒可做搅拌反应,夹层通过冷热源(冷冻液、水、导热油)循环,可使内层实现恒温加热或冷却反应,可控制反应溶媒的蒸馏与回流,是现代合成化工、生物制药和新材料制备的理想试验、生产设备.

蒸馏、回流可实现同时进行

特殊长效搅拌密封

进口变频调速或电子无级调速,交流精密减速电机驱动搅拌,搅拌力度强,无电刷,无火花

物料与GG17玻璃和PTFE接触,无交叉污染

数显转速及高、低温显示,操作方便

(3) 双层玻璃反应釜的使用说明:

请在安装,使用,保养,检查之前,务必熟读本说明书的全部内容,做到正确使用。

电源电压必须与本仪器所规定的一致。

空载不宜高速运转

电气箱的寿命与周围温度,湿度的影响很大。请保持调速和电机干燥。

先安装机器再由专业的电工布线,通电。地线端子务必接地。高温浴锅必须接空开开关。切断电源5分钟内,由于变频器或电容放电仍有可能触电。

作业时注意身上的硬物(手表,戒指,皮带扣等)对玻璃的碰击损害。

连接真空管水管之时一定要小心,以免过分用力弄碎玻璃对人体的伤害。

需要用高温循环油浴锅时,注意高温对人体的伤害,我司建议用对人体伤害小的导热油(二甲基硅油,运动粘度为100的)作溶媒。尤其要注意高温循环的时候,应该先开循环泵,让导热溶媒进行循环的情况下,慢慢升温

(4) 四、CJ1-50L#100L 双层玻璃反应釜销售网络：

凭借公司员工和广大新老客户的支持，在过去的两年里健步发展。深圳超杰人攻克了一个又一个难关，取得了一个又一个成绩。其中与深圳、珠海、汕头、厦门、沈阳、西安、成都、海南、南通、北京、上海、宁波、温州、福州、广州、兰州、湛江、北海、南京、杭州、武汉、宜昌、重庆、攀枝花、六盘水、西昌、济南、哈尔滨、长春、南宁、济南、芜湖、贵阳、南宁、合肥、太原、长沙、石家庄、呼和浩特、烟台、银川、西宁、海口、洛阳、常州、徐州、潍坊、淄博、绍兴、温州、台州、大庆、鞍山、中山、吉林、柳州、襄樊、南阳、安阳、焦作、十堰、新乡、佛山、什邡、日照、聊城、枣庄、蚌埠等地的用户和采购商建立了良好的合作伙伴关系。

此外，由于坚持不懈的努力，我们与国外多个国家的用户和采购商也建立密切的贸易关系。如、日本、韩国、泰国、新加坡、马来西亚、菲律宾、印度等

2015年我们由衷的期待与您的进一步合作，携手再创一个丰收的2015！在接下来的2016年里，我们会更加努力！更加的奋进！