

ABI pcr仪售后维修电话 ABI故障报修专线

产品名称	ABI pcr仪售后维修电话 ABI故障报修专线
公司名称	北京速达设备维修有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市密云区西大桥路67号十里堡镇政府办公楼407室-2530(十里堡镇集中办公区)
联系电话	13810166989

产品详情

北京ABI PCR仪售后维修服务电话：40000-22991；010-5726 1824. 性能特点：样品基座基本配置为可更换型96孔基座，一个主机可配多种不同类型的样品基座，而且调换相当方便简单，以满足不同PCR反应管，不同孔数以及不同类型PCR实验的要求采用热盖防止蒸发，因而操作时反应管内无需加石蜡油，操作省时方便，同时便于PCR产物进行酶切分析和测序。温度传导好，升降温度高达3.5℃/秒，而且仪器降温的速率可以调节，满足PAPD等实验的要求。计算机计算不同样品体积的实际样品温度，PCR仪直接控制样品实际温度而不控制样品板温度，控温更准确，扩增效果重现性更好。软件容量大，可储存多达100个完整的PCR方法，每个方法包括PCR前处理，PCR循环和PCR后处理，并可以用户名和方法名储存，软件可自动计算引物解链温度。自动断电保护，恢复供电后自动执行未完成循环，保证扩增全过程安全运行。性能指标：样品孔数(取决于所用样品基座)：如使用96孔样品基座，一次最多可用96个0.2ml PCR反应管或一个96孔PCR反应板。温度范围：4.0-99.9℃温度显示：显示经计算机计算的实际样品温度，准确到0.1℃。加热冷却速度：95-55℃温度范围内样品基座的平均降温速度3.5℃/秒。静态样品基座温度均匀性：正负0.5℃，35-100℃30秒。温度准确性：正负0.25℃，35-100℃范围。温度校正：符合美国国家标准技术局标准。热盖：维持105℃温度，满足无油操作PCR扩增。升降温重现性：任意温度达到时间误差小于5秒。软件系统：所有软件操作控制均通过五个软触键，四个方向键，STOP键以及10个数字键完成。内置记忆、可储存100个完整的PCR方法(每个PCR方法包括PCR前处理，PCR循环和PCR扩增后保温条件。) 屏幕显示：70字节图表式蓝色液晶显示PCR时间和温度方法，可显示倒计时时间和已完成循环数，闪烁图形提示温度变化当前状态。可编程序：预设PCR程序包括PCR前处理，PCR循环和PCR后处理，可编程任何PCR方法。每一个PCR方法可以用户名或方法名储存并可以加密保护防止无意改写。标准软件功能包括可变升降温速度，温度的自动升高或降低和时间的自动延长或缩短。设置暂停，时间和日期。自动再启动功能可使断电后恢复供电时PCR程序自动继续执行。用户自检：用户可常规运行多种诊断程序以检测仪器升降温速度和升降温精度。通讯接口：PCMCIA插卡口和两个TS485接口。ABI售后服务承诺：(1) 严格按维修程序及操作规程维修，确保维修质量。(2) 严把配件质量关，杜绝假冒伪劣配件的使用。(3) 服务热线24小时有人值班，24小时内做出回应。维修车间及前台节假日和周六日不休息，保证用户随到随修；建立上门维修制度；及时成立抢修小组，可随时到达现场抢修。(4) 收费方面严格执行市物价局和我公司《维修收费标准》，更换旧件返还给客户，不夸大故障，杜绝乱收费。(5) 外地顾客远程故障判断、技术故障解答、需要邮递配件迅速办理。外地客户自行送修的我们会加急为您的机器排除故障，当天加急完成维修。(6) 经我中心维修

的机器一律实行保修，保修期为三个月，在保修期内如因维修质量或更换配件质量出现问题，我中心负责返修。（7）客户在我中心维修过机器，可凭收费单据及保修单在我公司再次维修此机器时，享受维修费半价待遇。（8）建立回访制度：定期对我公司维修过的机器（包括上门服务）使用情况以及我公司的服务质量情况进行跟踪了解，向用户调查满意率、建立用户满意率调查表。