

# 药店打片机，小型台式电动连续冲压机

产品名称	药店打片机，小型台式电动连续冲压机
公司名称	广州市旭朗机械设备有限公司
价格	5700.00/台
规格参数	型号:YP-1.5单冲 材质:铝合金 电压:220V
公司地址	广州市白云区龙归镇南岭村龙岗路9号
联系电话	020-23327052 13660478819

## 产品详情

### 药店打片机，小型台式电动连续冲压机

压片机主要是指用于制药工业的片剂工艺研究，将颗粒状物压制成直径不大于13mm的圆形、异形和带有文字、符号，图形片状物的手动或自动连续生产的设备。将颗粒或粉状物料置于模孔内由冲头压制成片剂的机器称为压片机。

#### 使用注意事项：

1. 初次使用前应对照机器实物仔细阅读说明书，然后再使用。
2. 本机器只能按一定方向运转（见手轮或防护罩上的箭头所示），不可反转，以免损坏机件。压片调整时尤需注意，不要疏忽。
3. 皮带松紧调节：通过机电底板上的两个调节螺母进行调节。调好后注意锁紧。
4. 无电源时用手摇压片，应将三角皮带拆下，以减少阻力及磨损。但不要将大皮带轮也拆下来，因为大皮带轮兼有飞轮省力的作用。

5. 电动压片时须将手轮上的转动手柄扳倒，以免运转时伤人。

6. 无论手动压片或电动压片，在启动前应使上冲芯杆处在上升位置然后再启动。若在上冲处于下降位置的情况下启动，则刚刚开始启动就进入了中模压片，这时由于机器的转速还未上去惯性较小，容易发生顶车的情况。（即上冲头进入中模后由于药片的抗力而“顶死”，使机器停止运转，顶车时由于负荷较大，往往损坏机件或烧毁电机）。

顶车后的处理办法：

（1）在电动压片时发生顶车情况，应立即关闭电源，以免烧毁电机。

（2）顶车情况较轻时，可用手扳转手轮使上冲通过“死点”（但不可反转，以免加料器重复加料，造成更严重的顶车）。

（3）严重顶车时，须拆下上冲杆小轴，使其上升以减小压力，再转动手轮将药片顶出，然后重新调整药片硬度。