

# 吊白块速测试剂盒

产品名称	吊白块速测试剂盒
公司名称	深圳市芬析仪器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深芬仪器
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-8号 101一二三层
联系电话	0755-36681369 17727825649

## 产品详情

### 吊白块速测试剂盒、[深圳](#)

市芬析仪器制造有限公司生产的吊白块速测试剂盒、吊白块快速检测试剂、食品安全速测试剂盒；以下是吊白块速测试剂盒适用范围以及使用方法；如果您想了解更多的产品信息请致电深圳市芬析仪器制造有限公司。联系人：刘先生  
(电话，微信)：13316887550

【适用范围】 广泛用于检测食品中的吊白块，如：  
米、面等各种[粮食](#)制品及腐竹、豆腐皮、粉丝等各种豆制品。

【检测原理】 吊白块（甲醛次硫酸钠与甲醛次硫酸氢钠混合物的俗称）是一种工业使用的漂白剂，食品加工添加吊白块是利用其分解产生的甲醛具有增加食品弹性、分解产生的亚硫酸具有漂白食品的作用。吊白块具有多种慢性毒性和致癌性,是一种强致癌物。违法添加于食品中的吊白块能与本试剂反应生成紫色的产物，紫色的深浅与样品中吊白块的残留量成正比。因此，米面豆制品等的样品液加入本试剂，反应后若呈现明显的紫色，表明此样品可能添加了吊白块，建议用乙酰丙酮等方法做进一步定量实验。蛋白质、脂肪、氨基酸、[糖类](#)、乙醛、丙醛、甲醇、乙醇、硫酸盐、亚硫酸(氢)盐及二氧化硫等食品中成分或结构类似物对本测定方法无干扰。

【规格】 100次。

【贮藏】 常温，避光。

【包装】 1、检测液A:1瓶，2、检测液B：1瓶，3、检测液C：1瓶。

【参考标准】

### 【生产日期】

【有效期】 12个月。

### 【使用方法】

1. 样品处理：取少量待测样品于10ml烧杯中(约1 / 3杯)，稍微剪碎，再加入等量的干净自来水，浸泡10—20分钟，其间搅拌数次。
2. 往“多孔比色管”的孔中先滴加1滴检测液A，1滴检测液B，随后用0.5ml 吸管吸取样品浸泡液0.5 ml (约10滴)加到该孔中，摇动混匀（好采用搅拌混匀），混合均匀后约过1分钟再加入1滴检测液C，观察颜色变化，参考色卡进行结果判断。

【结果判断】若反应结果溶液无色或显黄色，表明样品未受吊白块污染，若反应结果溶液呈明显的紫色，表示被检样品掺有吊白块，其颜色越深表示含量越高；若呈淡紫色，建议视为无人为添加吊白块；或延长样品提取和反应时间，再次实验。

### 【注意事项】

- 1.检测时检测液A、检测液B在“多孔比色管”的孔中与样品液混合一定要均匀（采用搅拌混匀），否则可能使检测结果不重现甚至产生假阴性的结果。
- 2.每次使用多孔比色管等器皿后，须将孔内液体甩干，并用清水冲洗三遍以上，凉干备用。
- 3.常时间存放的试剂，先用纯净水做空白样，如空白样加入检测试剂后呈紫色，则应停止使用。

核心科技：自主品牌 深芬仪器、中国制造、专利产品、技术保障

运输保证:优质EPE珍珠棉缓冲材料、牛皮瓦楞纸、免熏蒸木箱满足出口及国内运输要求。

售后保证:仪器免费保修一年,终身维护 值得信赖！