

医用试剂贮存冰箱

产品名称	医用试剂贮存冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联试剂贮存冰箱 型号:FYL-YS-430L\1028L 产地:物流(试剂贮存冰箱现货,1~3日内发货)
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

医用试剂贮存冰箱由福意联制造,主要用于试剂的保存及恒温储存。福意联自创立以来,本着“德为上品,人为之”的原则,致力于规范化、人性化、智慧化经营。追求顾客、员工、供应商及合作者的共赢。公司将一如既往勤于,勇于探索,以求实、严谨、高效及诚信可靠的经营作风为理念,立志发展成为国内有影响、受尊重的营销公司。公司拥有一批富于进取,勇于的管理人才和销售人才。以““为企业发展的灵魂,公司以“求真务实、积进取、团结协作、开拓”为企业精神,“品质、、联盟”为经营宗旨,将企业发展与社会责任相结合,锐意进取,竭诚为社会服务做贡献,愿与各界朋友携手并进。

医用试剂贮存冰箱参数

【产品型号】FYL-YS-430L

【容 积】430L

【温度范围】2~48

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【外形尺寸】595 × 680 × 1805 mm

【商品重量】105kg

【气候类型】N.SN

【制冷剂用量】R600a (55g)

【额定输入功率】160W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单1、说明书1本。2、保修卡1张。3、合格1张。4、搁架7个。5、钥匙1把。

A、容量规格为430L；

B、搁架层数；7层可调；

C、送风循环方式：强制送风循环，多孔入风使箱体内温度更均匀

D、加温温度：2 ~ 48 每度恒温可调，可根据储存物品种类设置温度，以达到理想效果，同时安全有效地保了物品本身具有的特性；

E、钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提相对空间利用率

F、安全装置：多重安全装置：低温报警，断电报警，温感故障报警等，从而保了设备使用的安全性；

G、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用。

型号：FYL-YS-1028L

外形尺寸：(W × D × H) 1267 × 678 × 2105mm

内部尺寸：(W × D × H) 1160 × 585 × 1575mm

额定频率：50Hz

制冷剂：R134a (382g)

功率：360W

电压：220V

容积：1028L

净重：258kg

温度范围：2-48 每一度恒温调节

恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角

循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀

加热方式：PTC陶瓷加热器

制冷方式：压缩机制冷（无氟制冷剂）

冷却器：采用能除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器，设计合理，有效增大制冷面积，提降温速度

安全性：完善的报警系统，低温报警、温感器故障报警、断电报警功能

人性化：宽电压带，温度和湿度双显，箱体内部具备照明设施

外箱材料：箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和

内箱材料：医用材质（不同型号内部材质有区别）

保温材料：采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：精制密封条（耐温，）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度

箱体门部：使用双层强度钢化玻璃，保温效果好，透明度

安全锁扣：安全双门锁设计，实现双人双管

医用试剂贮存冰箱使用注意事项：

- 1、储存温度要求高的物品时，需要设定好温度参数，且箱内温度达到设定值后才可以放入物品。
- 2、物品的放置要求：物品不能将风扇进出口堵塞，物品与物品之间、物品与恒温箱内壁之间必须有10mm以上的空隙，以利于箱内温度的均匀。
- 3、设定温度与箱内温度相差大时，则需要时间调整。一般情况下，可能需要1-2小时温度更为准确。
- 4、产品在设定的恒温过程中，具备高低温报警，温感故障报警等功能；当机器因为长时间开门货自身故障造成温度偏差过大，箱体蜂鸣器鸣响，连续鸣叫，直接按任意键；便于对储存物品实时监控提高存放物品的安全性。（此功能因为机器系列有不同，请核对好型号及性能，以产品实际情况为准）