

360度翻转式振荡器

产品名称	360度翻转式振荡器
公司名称	上海熙扬仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	上海熙扬:翻转式 YFZ-6:360度翻转 上海:上海
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号1幢583室
联系电话	021-51877606 18821233218

产品详情

360度翻转式振荡器产品简介：[YFZ-6翻转振荡器](#)

加热控温功能，同时又具有翻转振荡功能，广泛用于生物，医药，卫生，教研等领域，是实验室常备的仪器之一。360度翻转式振荡器产品特点：1、微电脑温控仪，具有温度、时间、速度同时显示，清晰直观，操作简单。2、强制式空气对流设计，确保箱内温度均匀。3、全不锈钢设计具有使用寿命长、不生锈的特点4、大视角观察窗，箱内工作情况一目了然。5、无刷直流电机免维护。6、Pt100传感器控温。

360度翻转式振荡器技术参数：1、控温范围：室温-60 2、温控精度： ± 0.1 3、温度波动度： ± 0.5 4、温控方式：微电脑PID控制5、加热功率：600W6、振荡方式：360°翻转振荡7、调速范围：5-60转/分 ± 1 转/分8、调速方式：微电脑无极调速，速度偏差为 ± 1 转/分9、定时范围：1分钟-999.9小时或常开10、装瓶量：2000ml \times 611、电源：220v 50Hz360度翻转式振荡器使用方法：1、将装好溶液的PE瓶装在振荡板上的夹具上，并关好箱门。2、接通电源，打开电源开关，此时温控仪亮。3、点击温度键，然后点击 或 设定工作温度，设定完毕，再次点击温度键退出设定状态。4、点击速度键，然后点击 或 设定需要振荡的速度，设定完毕，再次点击速度键退出设定状态。5、点击时间键，然后点击 或 设定工作的时间，设定完毕，再次点击时间键退出设定状态。6、设定完毕，长按运行键3秒，仪器开始运行（详细调整方法见附页）7、使用完毕，关闭电源，取出烧瓶即可。