

Smart D6全自动智能蒸馏仪

产品名称	Smart D6全自动智能蒸馏仪
公司名称	天美仪（厦门）环境科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:阿尔瓦 型号:Smart D6
公司地址	厦门市软件园三期凤岐路128号806单元（注册地址）
联系电话	0592-3153892 15759232535

产品详情

Smart D6全自动智能蒸馏仪是依据自动蒸馏原理，按照蒸馏国标体系设计的全自动蒸馏系统。高可靠称重式终点检测技术和专业的干扰控制技术，保证终点判断的极高可靠性。仪器具备精确控温、自动蒸馏、循环冷凝、防倒吸、防爆沸、馏出液量自控、冷凝管路在线清洗等功能，全自动完成蒸馏过程。适用于样品中的挥发酚、氰化物、氨氮、COD等项目进行蒸馏消解处理。

真正全自动

全自动完成加热、控温、冷却水制冷、冷却水循环、蒸馏终点检测，无需人工干预。

远红外加热

采用红外陶瓷模具成型加热组件，具有热转换效率高，加热均匀，不易爆沸、耐腐蚀等特性。

终点判断准

蒸馏终点采用称重式终点判定技术，结合自主研发的干扰控制技术，确保终点判断的高可靠性，终点可任意调节，终点精度可达0.01克。

蒸馏单元控制灵活

蒸馏单元数量六联，可单孔单控，一次完成六组以上样品蒸馏，且加热温度与时间均可自由设定。

内置制冷组件

内置压缩制冷组件，冷却水源密闭循环，无需外接自来水，满足各种工况下的冷凝工作。

双模式可调

工作模式有称重模式和计时模式两种，一键切换，适用于各类蒸馏场合；工作模式各单元可独立设定，不同单元可蒸馏不同样品。

可一键去皮

内置接收瓶去皮功能，一键去皮，一键开始实验过程，将实验人员的工作量降到不能再低。

蒸馏液防倒吸

蒸馏液防倒吸功能，避免蒸馏结束馏出液倒吸入蒸馏瓶，确保试验结果的精确、杜绝试验工程师重复工作。

蒸馏瓶支架

专用蒸馏瓶支架，保护蒸馏瓶不受损伤。

称重模组

高精度称重模组，结合自主研发的干扰控制技术，确保终点判断的高可靠性，终点可任意调节，终点精度可达0.01克

全触摸屏操作

采用7英寸16bit真彩色触摸LCD,配合SmartOneKey操作界面简单易用，真正实现一键测试。

接收瓶

可使用任意规格容量瓶或比色管做接收瓶，蒸馏量和接收瓶规格可任意设定选择。

优质玻璃件

定制加工的玻璃件，蒸馏效率更高。

外接插头与开关

选择优质的材料，提高了产品的安全性，与整个产品的美观。

<table width="100%" border="0" font-size:14px;margin:1em="" 0px;padding:0px;width:1200px;color:#5a5a5a;background-color:#ffffff;"="" class="ke-zero" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; outline: none; border-spacing: 0px; width: 698px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, 宋体; font-size: 14px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px;">

仪器型号	温度控制	时间控制	加热单元	功率	升温时间	蒸馏终点控制方式	蒸馏终点精度	蒸馏量设定	接收瓶规格	体积	工作电压
Smart D6全自动智能蒸馏仪	室温至20℃ (可单孔任调)	30-999min (可单孔任调)	6	六联总功率300W(单孔400W可调)	15min内	称重式终点控制	0.01克	1-600克可调	任意规格容量瓶或比色管	985mm 497mm 580mm	AC220V 50Hz

智能蒸馏仪-技术优势

Smart D6全自动智能蒸馏仪采用强大的ARM控制核心，确保系统具备强大的控制核心，提高整体响应速度、可靠性和可扩展性；高可靠称重式终点检测技术和专业的干扰控制技术，保证终点判断的极高可靠性；PC端和网络平台均可接入，为您提供最便捷的操作和测试监控平台支撑。