

糖丸2-8 保存恒温冰箱

产品名称	糖丸2-8 保存恒温冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联疫苗保存医用冰箱 型号:FYL-YS-310L医用冰箱 产地:医用冰箱（现货，1~3日内发货）
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

糖丸保存，欢迎联系，我们主要是做手术室液体恒温箱 手术室保温柜 低温冰箱 培养箱 车载冷藏箱，储存福意联公司致力于行业恒温箱，加温箱，冷藏箱，低温冰箱，运输箱，车载冰箱等各种温度控制设备的发展，公司拥有雄厚的技术能力，在巩固原有产品质量的同时，不断推陈出新产品，引导行业领域的新潮流。

实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，服务，我们将竭诚为您服务（不同型号产品有不同，详情以我们厂家为主）

三包，整机质保一年，压缩机三年，终身维护！

福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~ 10 ，-25 ~ 10 ，-30 ~ 10 ，-12 ~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ，-19 ~ 10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业；储存人性化设计：箱体采用结构钢板，经、喷涂工艺，表面色泽柔和；高强度中空玻璃、内充惰性气体，方便在湿度大的环境下使用；箱内照明系统使箱体内部一目了然；不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。（具体信息请根据机型选择）

糖丸保存产品形式上分为立式和卧式两个系列；单锁和双锁两种配置，单门和双门两种结构

本产品是新型的智能恒温冷藏设备，它由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

储存参数：

福意联常用系列型号：

由于工作繁忙，可能会有疏忽，看不到留言，请尽量联系，感谢您的谅解

福意联厂家提供：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，高低温设备，车载冰箱

福意联保障：产品实行三包，整机质保1年，压缩机质保3年，终身维护

福意联2-8度冷藏系列：FYL-YS-66L/88L/100E

福意联2-20 恒温冷藏系列：FYL-YS-828L/1028L

福意联2-48 恒温冷藏系列：FYL-YS-FYL-YS-150/230/280L/310L/430L

福意联4-38 恒温冷藏系列：FYL-YS-50L/100/138L

福意联0-100 智能宽温设备：FYL-YS-151L/281/431L

福意联-20 ~ 10 低温系列：FYL-YS-30L/45L/60L/108L/178L/258L

福意联-12 ~ 10 直流系列：FYL-YS-18L/50LL/100LL

储存主要特征：

技术参数：

型号：FYL-YS-310L

外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

内部尺寸：515 × 530 × 1185mm

额定频率：50Hz

噪 音：42dB (a)

功 率：160W

电 压：220V

气候类型：N,SN

温度范围：2-48 每一度恒温调节

恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角

循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀

加热方式：PTC陶瓷加热器

制冷方式：全封闭压缩机制冷（无氟制冷剂）

冷却器：采用特别优化的制冷系统，合理的蒸发冷凝系统设计，性能稳定

人性化：宽电压带，自动化霜功能，适合高温高湿地区。

外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

内箱材料：医用材质（不同型号内部材质有区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：精制密封条（，）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高

配置：1：设备一台，2，层架3个，3，说明书一本，4，保修卡一本，5，安全锁，钥匙一套

可选配件：1.可选配EPS应急电源；2.温湿度记录功能，24小时监控冷链设备的温度，超温自动报警；能将设备上的报警信息以短信形式发给注册手机用户

注意事项：

- 1、本产品按生产制造，出厂前已严格进行测试和检验，用户勿调节各种元器件。
- 2、必须待箱体恒温后，逐渐将储存物品放入箱体。
- 3、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。
- 4、关机时先长按开关机键关闭机器，然后切断电源即可。
- 5、本产品实行三包，交货迅速，欢迎来电咨询洽谈。
- 6、如遇问题和使用操作问题，请致电我们厂家，会有工程师为您服务。

糖丸保存工作守则：

- 1.按照合同约定和三包原则及相关，兑现公司对客户服务的承诺

- 2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司
- 3.利用计算机和互联网建立并保存好售前和档案
- 4.提供培训并建立网络，及时搜集和发布相关信息
- 5.及时赶赴现场处理各种故障
- 6.产品应定期回访。

北京福意电器有限公司以完善的，宣传公司文化，树立公司形象，体现温馨，温情，温暖的服务宗旨，以化经营，提高顾客满意度为指导方针，为客户提供及时，快捷的服务。