珠海双层玻璃反应釜价格

产品名称	珠海双层玻璃反应釜价格
公司名称	深圳市超杰实验仪器有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	超杰:5口 CJ-10L:搅拌0-750转 深圳:220V
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区麻岭村向银路美丽华大厦10B
联系电话	86-13632937105 13632937105

产品详情

双层玻璃反应釜是常用的生化仪器,广泛地被现代精细化工,生物制药,科研实验等行业所选用,可在 恒速,恒力,恒温的条件下做浓缩,蒸馏,回馏,分离,提纯反应,是教学,实验,中试,生产的理想 仪器设备。产品可与循环水真空泵、隔膜真空泵、低温循环泵、循环冷却器、高温恒温循环器、低温冷 却液循环泵、密闭制冷加热循环装置(又名:高低温循环装置)等配套组成系统装置。 玻璃反应釜的工作原理:通过双层反应釜夹层,注入恒温的(高温或低温)热溶液或冷却液,对反应釜 内的物料进行恒温加热或制冷,并且可以提供搅拌。物料在反应釜内进行反应,并能控制反应溶液的蒸 发与回流,反应完毕,物料可从釜底的出料口放出,操作极为方便。是现代化学小样,石油化工,中样 实验、生物制药及新材料合成的理想设备。 二、产品特点:1) 反应釜, 为双层设计, GG17高硼硅玻璃 材质,中间夹套可以通入热溶媒做高温反应(***高温度可以达到300,中间夹套也可以通入冷溶媒做 低温恒温反应(***低温可以达到-80);玻璃厚度:5~7mm,我厂生产的高硼硅玻璃目前实验证明可以 接受很大的温差变化,夹层的设计,具有良好的保温效果,是做恒温反应的良好选择。 2.) 我厂玻璃釜 体上开口为265mm大口径设计,十分方便清洗,下放料设计为四氟可拆卸的,便于固体和颗粒以及粘酬 度大的反应物料的顺利放出,无死角,无夹料。3)双层玻璃反应釜采用大功率防爆搅拌电机,万向节 连接,数字显示温度、数显防爆变频调速器,搅拌力矩为15000g.cm(转速为780/min);可以调节,转速 数显,方便观察物料的反应情况。从而调整搅拌的速度。无火花,安全可靠,寿命长。 4)反应釜固定支架为304不锈钢,操作方便,稳定性好,可平稳移动;5)釜盖为六口标准口设计,釜 盖开口: 50 # (搅拌), 50 # (冷凝), 34 # (放气阀), 40 # (恒压漏斗), 24 # (测温)的开口, (80#法兰固体 加料口)。6)搅拌杆为不锈钢内芯外为四氟材料;

- 7) 搅拌轴机械密封、气密性好,不漏气,具有优良的化学耐受性;下放料设计为四氟可拆卸的,便于固体和颗粒以及粘酬度大的反应物料的顺利放出。
- 8) 釜体上有刻度。9) 新型放料阀,无死角,彻底放料。三。S212-20L双层玻璃反应釜的技术参数:

型号	CJ10L
反应瓶 (L)	10L
瓶口数	5+1
转速(rpm)	0—780
搅拌轴径(mm)	15
搅拌功率(w)	120VV
真空度(MPa)	0.098
电压/频率	220V/50HZ
外形尺寸mm	$500 \times 500 \times 1900$

四. 双层玻璃反应釜装箱清单

序号	配件名称	数量	说明
1	双层釜体50L	一台	GG17高硼硅玻璃
2	搅拌电机(防爆)	转速0-780	转
3	变频调速器(防爆)	无级调速	, 数字显示转速
4	五口釜盖(帽子)或六口	-	与釜体配套使用,冷凝管(回流装置和蒸馏装置)、 加料漏斗、温度计套管、减压阀、搅拌口;可根据客户 需要定做固体加料口
5	四氟密封塞	一套	内置进口油封圈,O形圈,轴承,共同组成一个搅拌密封系统
6	反应釜架子	支撑釜体等	等用304材质
7	冷凝器	冷凝蒸馏月	用(回流)
8	四氟放料阀	放料(可以	拆卸)
9	温度计套管	放温度计	
10	恒压滴定漏斗	液体滴加	
11	四氟搅拌杆	聚四氟乙烷	希搅拌棒内径不锈钢(配有相应的四氟密封塞)
12	蒸馏冷凝弯管	连接釜盖和	和冷凝器,用于分离,浓缩。
13	放气阀	用于放气和	和充氮气使用
14	真空表	用于抽取的	反应釜内空气获取真空
15	釜体与釜盖固定件	铝合金材质	质
16	釜体托盘		
17	六角扳手	调节架子	
18	连接管	米	5米
19	万向节连接	个	- ↑