

# 实验室磁选管XCQG50试验室用戴维斯分析管

产品名称	实验室磁选管XCQG50试验室用戴维斯分析管
公司名称	江西维克多国际矿业装备有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	江西维克多国际:1000*800 XCQG*50:800*500 江西赣州:50*10
公司地址	江西省赣州市石城县琴江镇迎宾大道福龙湾小区6幢602室
联系电话	0797-5712751 15570065887

## 产品详情

产品概述：

XCGS-50磁选管就是戴维斯分析管.它适用于选煤、矿山、冶金、地质等实验室。用来测定强磁性矿石的磁性成分的含量。为这些矿石的分选提供参考数据。

工作原理：

XCGS- 50磁选管是在形成电磁铁的两极之间，装有玻璃管，作往复移动和旋摆。被分选的物质试样，在通过磁场区时，磁性物附着于管壁，非磁性物在机械运动中被水冲刷而排出。

安装原理：

- 1.将磁选管主机放在支架上。将控制器放在合适位置。
- 2.将电源刀闸断开，连接控制器与电机的电缆线、控制器与电源的电缆线（220V）、控制器与激磁线圈的线。
- 3.将玻璃管（5）安装在主机架上，并调整玻璃管安装角度和位置。
- 4.安装漏斗、导流软管、排流软管与管夹。

5.水桶架（11）摆放在合适位置，水桶（10）安放在水桶架（11）上。

6.试车：

6.1 先检查各连接线，确保无误。再用手盘车，各运动件运行正常，无磕碰。

6.2 合上电源道闸，打开“电源启动”开关，打开“电源启动”开关。如有异常，立即关机，检查原因，重新调试。如运转正常，关机，关电源，安装调试完毕。