

# 光催化反应仪JT-GHX-AC光降解反应仪巢巢

产品名称	光催化反应仪JT-GHX-AC光降解反应仪巢巢
公司名称	杭州聚同电子有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	品牌:杭州聚同 型号:JT-GHX-AC 产地:杭州
公司地址	杭州经济技术开发区松合时代商城4幢2单元609室
联系电话	86-057156570561 13486120690

## 产品详情

光催化反应仪JT-GHX-AC光降解反应仪巢巢光化学反应仪氙灯的选购要点：

- 1、氙灯光源平行光源一般是灯泡通过光学器件处理，而在需要高能量的场合则采用椭球反射镜。
- 2、氙灯光源在光化学中，可由平行光源与反映样品部分构成外照式辐照系（光以平行光束形式从反映系统由外而内的进行辐照）。
- 3、氙灯光源至于那些灯源可构成汇聚点光源，中心发散光源及平行光源则需具体情况具体讨论。
- 4、氙灯光源汇聚点光源通常用于单色仪分光，光纤导入或使用聚焦点的能量集中效应（如热效应）。
- 5、氙灯光源散光源通常是对灯源未做任何处理（光以球面波形式向整个空间发散），在光化学中，通常冷阱、反应器配合，光均匀的向反映物质辐射，构成所谓的内照式辐照系（整个体系中，光由内而外辐照）。

产品说明:

JTONE系列光化学反应仪主要用于研究气相或液相介质、固定或流动体系、紫外光或模拟可见光照、以及反应容器是否负载TiO<sub>2</sub>光催化剂等条件下的光化学反应。具有提供分析反应产物和自由基的样品，测定反应动力学常数，测定量子产率等功能，广泛应用化学合成、环境保护以及生命科学等研究领域。

光催化反应仪JT-GHX-AC光降解反应仪巢巢主要特征:

- 1.光化学反应仪智能微电脑控制，可观察电流和电压实时变化
- 2.进口光源控制器，内置光源转换器，功率连续可调，稳定性高
- 3.光化学反应仪具有分步定时功能，操作简便
- 4.反应暗箱内壁使用防辐射材料，且带有观察窗
- 5.采用内照式光源，受光充分，灯源采用耐高压防震材质，经久耐用
- 6.配有8（6/12可选）位磁力搅拌装置，使样品充分混匀受光
- 7.双层耐高低温石英冷阱，可通入冷却水循环维持反应温度
- 8.光化学反应仪高温保护系统，自动断电功能
- 9.机箱外部结构设有循环水进出口，内部设有2个专用插座，供灯源和搅拌反应器用

光催化反应仪JT-GHX-AC光降解反应仪巢巢注意事项 在操作、维护和仪器的所有阶段，都必须遵守以下的基本安全措施。在仪器使用时应按照说明书来操作,违规使用会造成仪器的正常工作，至使仪器损坏。

A、为了避免触电事故，仪器的输入电源线必须接地，本仪器使用的是三芯接地插头，这种插头有接地脚，如果插头无法插入座内，则应请电工安装正确的插座，不要使仪器失去接地保护作用。

B、注意使用电源：在连接交流电源之前，要确保电压与仪器所要求的电压一致(允许 $\pm 10\%$ 的偏差)，并确保电源插座的额定负载不小于仪器要求。

C、注意使用电源线：本仪器通常使用随机附带的电源线。如果电源线破损，必须更换不许修理。更换时必须用相同类型和规格的电源线代替。本仪器使用时电源线上不许放置任何物品。不要将电源线置于人员走动的地方。