

氮吹浓缩仪JTN200可视样品吹扫仪

产品名称	氮吹浓缩仪JTN200可视样品吹扫仪
公司名称	杭州聚同电子有限公司
价格	1600.00/个
规格参数	品牌:杭州聚同 型号:JTN200 产地:杭州
公司地址	杭州经济技术开发区松合时代商城4幢2单元609室
联系电话	86-057156570561 13486120690

产品详情

主要特征:

1. 可视氮吹仪加热器使样品被快速有效地加热至蒸发温度,同时气体由气体腔经气针吹至溶液表面,促进溶液快速蒸发和样品浓缩
2. 每条吹扫针可独立控制,可以单独进行吹扫,不浪费气体
3. 整个工作系统由可调节的气体腔和加热器组成
4. 可视氮气吹扫仪气针在气腔的位置可被改变,使之适用不同的试管.标准气针长度为150mm
5. 气腔高度可根据溶剂液面高度调节,在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中
6. 自动故障检测及报警功能
7. 标准配备气腔和可调节支架
8. 内置超温保护装置
9. 即时温度显示、时间递减显示

JTONE干式氮吹仪的主要性能特点 氮吹仪按照加热方式不同分为干浴、水浴。在使用气相色谱仪、液相色谱仪及质谱分析样品的制备时，常会使用到干式和水浴用于样品的结晶提纯。因其省时、操作方便、容易控制等特点，而广泛应用于农残分析、环境、生物制品、食品、制药等行业中。干浴和水浴的区别就在于这两者采用的加热方式不同，因此所适用的样品的性能也不尽相同。干式氮吹仪的主要性能和特点如下：1.JTONE系列氮吹仪，样品位数多（可选12孔、24孔、36孔，48孔，96孔等）。2.随意可调的高度，每个吹扫针相对独立，既可以单独进行吹扫，也可以全部一起吹扫，不浪费惰性气体。3.方便灵巧的通气方式，气体流量大小可以通过流量阀门调节，适用各种场合要求。4.JTONE氮吹仪既可以是氮吹仪，还可以作为普通的干式恒温器使用。5.加热方式：采用新的PTC元件，干式加热，污染小。6.干式加热(JTN100系列)和水浴加热(JT-DCY系列)两个系列,可满足不同用户的使用需求.7.进气口有0.2 μ m过滤膜，防止杂质混入，使用热导率强的铝块进行加热，加温迅速、均匀

氮吹仪的种类

氮吹仪大类可分干式氮吹仪和水浴氮吹仪。

干式氮吹仪和水浴氮吹仪有什么区别呢？

第一：温控范围，水浴氮吹仪是用水加热，温度为100度，干式氮吹仪用气加热，温度可达150度。

第二：控温精度，干式氮吹仪控温精度可达 ± 0.5 ，水浴控温精度为 ± 1 。

如果客户没有特别的要求的话，我们推荐水浴的，水浴价格比干式的稍微低一些，加热时间也是水浴的较快。

干式氮吹仪又分为可视氮吹仪和干式氮吹仪，可视氮吹仪可以看到吹扫过程中产品的变化。干式氮吹仪有分为12位、24位、36位，用户可以根据样品处理量来选择相对于的样品数，当然，我们也可以根据客户的要求定制

水浴氮吹仪：水浴氮吹仪分为方形水浴氮吹仪、圆形水浴氮吹仪、圆形电动水浴氮吹仪和全自动氮吹仪。