

氨氮蒸馏器JTZL-6C简易型蒸馏装置

产品名称	氨氮蒸馏器JTZL-6C简易型蒸馏装置
公司名称	杭州聚同电子有限公司
价格	8500.00/个
规格参数	品牌:杭州聚同 型号:JTZL-6C 产地:杭州
公司地址	杭州经济技术开发区松合时代商城4幢2单元609室
联系电话	86-057156570561 13486120690

产品详情

氨氮蒸馏器JTZL-6C简易型蒸馏装置主要特征:

- 1、系统简洁、安装维护方便、使用可靠，配件全套，无需购买后另配配件；
- 2、具有热效率高、寿命长、起温和降温速度快、加热时间和加热功率可调等优点；
- 3、操作简单、美观实用、节能降耗环保；
- 4、一次可处理6组样品，并可单孔单控温，进口温度传感器
- 5、选配外接循环水冷却装置。

氨氮蒸馏器JTZL-6C简易型蒸馏装置一体化万用蒸馏仪使用方法：

- 1、用胶管与冷凝水龙头连接，用真空胶管与真空泵相联。
- 2、先将水注入加热槽。选用纯水，自来水要放置1-2天再用。
- 3、调正主机角度：只要松开主机和立柱连结螺钉。主机即可在0-45度之间任意倾斜。
- 4、接通冷凝水，接通电源220V/50Hz，与主机连接上蒸发瓶（不要放手），打开真空泵使之达一定真空度松开手。
- 5、调正主机高度：按压下位于加热槽底部的压杆，左右调节弧度使之达到合适位置后手离压杆即可达到所需高度。
- 6、打开调速开关，绿灯亮，调节其左侧旁的转速旋钮，蒸发瓶开始转动。打开调温开关，绿灯亮，调节其左侧旁的调温旋钮，加热槽开始自动温控加热，仪器进入试运行。温度与真空度一到所要求的范围，即能蒸发溶剂到接受瓶。
- 7、智能一体化蒸馏仪蒸发完毕，首先关闭调速开关及调温开关，按压下压杆使主机上升，然后关闭真空泵，并打开冷凝器上方的放空阀，使之与大气相通，取下蒸发瓶，蒸发过程结束。

氨氮蒸馏器JTZL-6C简易型蒸馏装置技术参数:

- 1、型号：JTZL-6C
- 2、加热方式：电加热
- 3、加热单元：6个远红外陶瓷加热炉,可单孔单独控制；
- 4、升温时间：8-15min；
- 5、蒸馏速度：12ml/min；
- 6、时间控制：0-999min；
- 7、数字温度检测：室温-400 ° C；
- 8、终点控制：称重功能（选配）；
- 9、蒸馏瓶规格：500mlX6；
- 10、额定电压/频率：220V/50HZ。