

# 上下升降浓缩仪JT-DCY-12YL电动氮吹仪

产品名称	上下升降浓缩仪JT-DCY-12YL电动氮吹仪
公司名称	杭州聚同电子有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	品牌:杭州聚同 型号:JT-DCY-12YL 产地:杭州
公司地址	杭州经济技术开发区松合时代商城4幢2单元609室
联系电话	86-057156570561 13486120690

## 产品详情

上下升降浓缩仪JT-DCY-12YL电动氮吹仪技术参数:

产品型号

JT-DCY-12YL

JT-DCY-24YL

处理样品数

12个独立控制

24个独立控制

加热方式

圆形水浴

圆形水浴

试管使用范围

10~55mm

10~29mm

样品盘升降高度

0--150mm

0--150mm

样品盘旋转空间

360 ° C

360 ° C

样品盘升降方式

电动

电动

控温精度

± 1

± 1

控温范围

室温---100

室温---100

温控方式

4位数显/PID调节/超温报警

4位数显/PID调节/超温报警

定时时间

0~99h59min

0~99h59min

气体流量

可控 0-15L/min

可控 0-15L/min

氮气消耗量

330ml/min/样品

330ml/min/样品

功率

1000W

1000W

重量

10KG

12KG

上下升降浓缩仪JT-DCY-12YL电动氮吹仪为了广大客户能够买到适合自己要求的氮吹仪，特归纳以下选择方法，仅供参考：

选购氮吹仪的时候应该根据实际需要，如果需要一次处理的样品不多，就没必要买孔数多的氮吹仪，但同时注意你要处理的样品需要盛装的容器，对于浴氮吹仪来说，有些孔数只对应相应的容器，如96孔的一般是对应96空的酶标板的，12孔一般是对应试管的，如果不清楚自己所要购买的型号要自己选型就要注意下这个问题

氮吹仪一般会配有加热装置，即水浴和干浴，水浴的好处是温度均匀，温度波动范围小，也不大受所放样品容器尺寸形状的限制，但是由于有水气产生，还是有污染样品的可能性，干浴的好处就是不容易污染样品，金属模块很容易清洗和消毒，加热快温度也较均匀，但是一种模块只能对应特定形状大小的样品容器(即试管，离心管等)。因此选购的时候如果经常需要浓缩不同大小试管盛装的样品，又对产品污染要求小，建议选购水浴氮吹仪，反之选干浴。

氮吹仪的应用

农残分析：如蔬菜、水果、谷物、植物组织

环境分析：如饮用引水、地下水和污染水水样

生物分析：如血清、血浆、血液、尿液

商品检验：如检验克罗夫特等

食品饮料：如牛奶、酒、啤酒等

制药药检：如中药制药

上下升降浓缩仪JT-DCY-12YL电动氮吹仪氮吹仪注意事项

- (1) 不将氮吹仪用于燃点低于100 的物质。
- (2) 使用氮吹仪时,应当保护手和眼睛。
- (3) 氮吹仪应当在通风橱中使用,以保证通风良好。

- (4) 加热时不要移动氮吹仪,以防烫伤。
- (5) 用三线接地电源使用。
- (6) 不要带电打开水浴外壳,以防触电。
- (7) 氮吹仪的维修应当由专业人员进行,元器件替换不当可能引起氮吹仪损坏或产生安全隐患。
- (8) 像SHIYOU醚等的高易燃物质不要使用氮吹仪。
- (9) 不要使用酸性或碱性物质,否则将会损毁氮吹仪。