

硫化物吹扫装置JT-DCY-4SL硫化物吹气仪

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 硫化物吹扫装置JT-DCY-4SL硫化物吹气仪 |
| 公司名称 | 杭州聚同电子有限公司 |
| 价格 | 4000.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:杭州聚同 型号:JT-DCY-4SL 产地:杭州 |
| 公司地址 | 杭州经济技术开发区松合时代商城4幢2单元609室 |
| 联系电话 | 86-057156570561 13486120690 |

产品详情

硫化物吹扫装置JT-DCY-4SL硫化物吹气仪技术参数:

| 产品型号 | JT-DCY-4S | JT-DCY-4SL |
|-------|-------------------|-------------------|
| 处理样品数 | 4个 | 4个 |
| 气体流量计 | 0-3L/min | 0-3L/min |
| 加热方式 | 自动控温恒温水浴 | 自动控温恒温水浴 |
| 加热功率 | 1000W | 1000W |
| 温度范围 | 室温—99.9 | 室温—99.9 |
| 显示方式 | 数字显示 | 数字显示 |
| 控温精度 | ±1 | ±1 |
| 电源电压 | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
| 升降方式 | 手动升降 | 电动升降 |
| 外形尺寸 | 530 × 390 × 620mm | 530 × 390 × 620mm |

硫化物吹扫装置JT-DCY-4SL硫化物吹气仪酸化—吹气法

若水样中存在悬浮物或浑浊度高、色度深时，可将现场采集固定后的水样加入一定量的磷酸，使水样中的硫化锌转变为硫化氢气体，利用载气将硫化氢吹出，用乙酸锌—乙酸钠溶液或2%氢氧化钠溶液吸收，再行测定。

3. 过滤—酸化—吹气分离法

若水样污染严重，不仅含有不溶性物质及影响测定的还原性物质，并且浊度和色度都高时，宜用此法。即将现场采集且固定的水样，用中速定量滤纸或玻璃纤维滤膜过滤后，按酸化吹气法进行预处理。

预处理操作是测定硫化物的一个关键性步骤，应注意既消除干扰物的影响，又不致造成硫化物的损失。

仪 器

(1) 中速定量滤纸或玻璃纤维滤膜。

(2) 吹气装置。

试 剂

(1) 乙酸铅棉花：称取10g乙酸铅(化学纯)溶于100ml水中，将脱脂棉置于溶液中浸泡0.5h后，晾干备用。

(2) 1+1磷酸。

(3) 吸收液： 乙酸锌-乙酸钠溶液：称取50g二水合乙酸锌和12.5g三水合乙酸钠溶于水中，用水稀释至1000ml。若溶液浑浊，应过滤。

2%氢氧化钠溶液。

以上两种吸收液可任选一种使用。

硫化物吹扫装置JT-DCY-4SL硫化物吹气仪产品说明:

水质硫化物酸化吹气仪适用于地面水、地下水、生活污水和工业废水中硫化物的测定，按照国标《GB/T 16489-1996水质硫化物的测定--亚甲基蓝分光光度法》以及《HJ/T60-2000水质硫化物的测定碘量法》的要求设计的，完全可以满足实验前处理要求，该仪器具有操作简单、样品均一性高、大大降低有害气体的损伤、处理样品量大等特点

我们的仪器采购什么材质 我们的设备都是长期走货的，要保证客户使用的感觉，不会使用差的材质，要保证我们的仪器的使用寿命，像带压缩机的设备，我们采用的压缩机都是进口，或者国内有保障的厂家，设备的质量很有保障的，我们也都是长期走货的，价格都是给到的折扣价