

净化萃取装置JTLDDZ-6垂直振荡器

产品名称	净化萃取装置JTLDDZ-6垂直振荡器
公司名称	杭州聚同电子有限公司
价格	8800.00/个
规格参数	品牌:杭州聚同 型号:JTLDDZ-6 产地:杭州
公司地址	杭州经济技术开发区松合时代商城4幢2单元609室
联系电话	86-057156570561 13486120690

产品详情

净化萃取装置JTLDDZ-6垂直振荡器装夹试瓶：

在垂直工作台上装试瓶时，偏重的试瓶应避免放置在工作台的两端。各瓶的培养液应大致相等，若培养瓶不足数，可将试瓶对称放置或装入其它等量溶液布满空位。

- 注意事项：
- 1、首次使用前请空载试机，是否正常工作，然后才能夹装分液漏斗试剂瓶。
 - 2、每次使用前应检查各个螺丝是否拧紧。
 - 3、装夹分液漏斗试剂瓶是最好两侧重量相差不大，避免偏重现象。
 - 4、若试剂瓶数量不足时，可对称放置。
 - 5、振荡时，瓶内的溶液应不超过试剂瓶的1/3为好。
 - 6、中速使用有利于延长使用寿命。
 - 7、该仪器使用220v，50Hz电源，所以请采用带有安全接地的三孔插座。

净化萃取装置JTLDDZ-6垂直振荡器主要特征:

分液漏斗振荡器可选择倾斜振荡和垂直振荡两种振荡方式，可以得到更大的混合力。

使用直流马达，可长时间保持稳定的振荡频率。

振荡频率为无级变速，倾斜时振荡频率可达20~250次/min，垂直时振荡频率可达20~300次/min。

分液漏斗夹具使用方便，安装或取下分液漏斗十分方便。

分液漏斗振荡器振荡时，运行声音在55分贝以下，无噪音，非常安静。

振荡频率数字显示，开机后可显示上次关机前的振荡次数。可以切换定时振荡和连续振荡。

启动缓冲和停机缓冲技能，启动及停止缓慢进行，减少对分液漏斗的冲击。

净化萃取装置JTLDZ-6垂直振荡器分液漏斗振荡器的具体使用案例：

1. 水中石油类、挥发酚、阴离子洗涤剂的提取
2. 城市自来水残留量的测定
3. 环境激素的提取
4. 土壤中重金属的溶出实验
5. 食品中添加剂的测定
6. 维生素的提取
7. 农产品中残留的测定
8. 烟草及烟草制品残留量的测定
9. 畜产品兽药残留量的测定
10. 水产品药物残留量的测定
12. 乳品中三聚氰胺的测定 13. 饲料及饲料添加剂的测定