

# 药物恒温冰箱

产品名称	药物恒温冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联药物恒温冰箱 型号:FYL-YS-828L 产地:北京药物恒温冰箱
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

药物恒温冰箱，2-48 双开门恒温储存柜FYL-YS-828/1028L智能控温系统智能微电脑控制，同步温湿度数字实时显示，调整增量为1 风冷系统，可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2-48 安全系统完善的报警系统，高低温报警、温感器故障报警、断电报警功能安全双门锁设计，实现双人双管。

### 2、主要性能特点

A、容量规格为828L；

B、搁架层数；4层可调；

C、送风循环方式：强制送风循环，多孔入风使箱体内温度更均匀

D、加温温度：2 ~ 48 每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，以达到理想效果，同时安全有效地保了物品本身具有的特性；

E、钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提高相对空间利用率

F、安全装置：多重安全装置：高低温报警，断电报警，温感故障报警等，从而保了设备使用的安全性；

G、采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。

I、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

#### 药物恒温冰箱技术规格参数

【型 号】 FYL-YS-828L

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【输入功率】 360w

【额定电流】 2.4A

【噪 音】 50dB ( A )

【箱体尺寸】 1267 × 680 × 1818 mm

【有效容积】 828L

【气候类型】 N

【温度范围】 2 ~ 48

【制冷剂用量】 R134a ( 382g )

#### 注意事项：

- 1、搬运移动时，不要碰伤电源线；为防止压缩机故障，搬运时倾斜不超过45°。
- 2、冰箱周围应通风良好，除去包装材料，将冰箱放置在平整、坚固的地方。

- 3、不以玻璃门为着力移动冰箱，以防止玻璃破损及被玻璃割伤。
- 4、停电或拔下电源插头后，请勿在5分钟内再次插上电源插头或启动压缩机。
- 5、在使用过程中，箱门开启不要过于频繁，尽量减少开门次数，缩短开门时间，以减少箱内气体外漏，以节约用电。
- 6、应保持箱体四周区域清洁干净，避免飘扬而被吸入冷凝器处，影响制冷效果。
- 7、箱内外可每月停机清洗一次，杀菌，确保柜内清洁卫生。

#### 一般故障及检查：

- 1、完全不制冷：检查电源插头是否插好。
- 2、制冷不良：检查箱内物品是否挡住冷气的出口或吸入口；物品摆放太挤、太多；开门是否过于频繁，门关闭不严，或门封条有损伤、变形。
- 3、如有故障，应请人员修理或打来厂，切勿擅自调试元器件，注意安全。

药物恒温冰箱，阴凉恒温冷藏设备型号：FYL-YS-828L北京福意电器有限公司成立于一九九九年，经过十多年的努力拼搏，公司已发展成具有规模的从事恒温加温，低温冷藏设备的企业，技术的发展和技术的引进融合，企业建立了完善的质量管理，对产品的检验和服务以及相关的有过程，进行严格的管理和控制，为客户提供的产品和，赢得了顾客的信赖；我们提供的产品已经成为业界的一个，大程度地满足了国内外客户在产品质量控制和研究等各方面的需求。

#### 冷藏系列：

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430 × 480 × 640mm

型号：FYL-YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

型号：FYL-YS-100E 温度：2-8 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

型号：FYL-YS-828L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：1265 × 680 × 1830mm

型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2150mm

#### 恒温系列：

型号：FYL-YS-50L 温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

#### 宽温系列：

型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

#### 低温系列：

型号：FYL-YS-50LL 温度：-12 ~-10 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~-10 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-128 温度：-29~ -5 外型尺寸：550 × 560 × 850mm

型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10 外型尺寸：550 × 560 × 850mm

-----

双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）

型号FYL-YS-7 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x533mm

型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x633mm

型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm

注意事项：

- 1、搬运移动时，不要碰伤电源线；为防止压缩机故障，搬运时倾斜不超过45°。
- 2、冰箱周围应通风良好，除去包装材料，将冰箱放置在平整、坚固的地方。
- 3、不以玻璃门为着力移动冰箱，以防止玻璃破损及被玻璃割伤。
- 4、停电或拔下电源插头后，请勿在5分钟内再次插上电源插头或启动压缩机。
- 5、在使用过程中，箱门开启不要过于频繁，尽量减少开门次数，缩短开门时间，以减少箱内气体外漏，以节约用电。
- 6、应保持箱体四周区域清洁干净，避免飘扬而被吸入冷凝器处，影响制冷效果。
- 7、箱内外可每月停机清洗一次，杀菌，确保柜内清洁卫生。

一般故障及检查：

- 1、完全不制冷：检查电源插头是否插好。

2、制冷不良：检查箱内物品是否挡住冷气的出口或吸入口；物品摆放太挤、太多；开门是否过于频繁，门关闭不严，或门封条有损伤、变形。

3、如有故障，应请人员修理或打来厂，切勿擅自调试元器件，注意安全。