

全自动运动粘度测定仪

产品名称	全自动运动粘度测定仪
公司名称	大连雨禾石油仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:大连雨禾 型号:DYH—103E 产地:大连
公司地址	辽宁省大连市甘井子区姚工街125号
联系电话	0411-85159151 13998455572

产品详情

大连雨禾石油仪器有限公司专业研发生产,全自动运动粘度测定仪,自动运动粘度测定器,自动运动粘度测试仪,全自动运动粘度测试仪,油品分析仪等石油产品检测仪器的厂家,产品质量上乘,价格实惠。

大连雨禾石油仪器有限公司生产的石油运动粘度测定仪为系列产品：DYH—103单缸两孔运动粘度测定仪，DYH—103A双缸四孔运动粘度测定仪，DYH—103B低温运动粘度测定仪，DYH—103C全自动低温运动粘度测定仪，DYH—103E全自动运动粘度测定仪。

全自动运动粘度测定仪 DYH—103E

执行标准：GB/T 265石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法。

适用范围：自动运动粘度测定仪可自动测量透明和不透明液体石油产品的运动粘度。也适用于测量含蜡量高样品，或含有在室温下不溶化成分样品的运动粘度。

性能特点：全自动进样、恒温、粘度测试、清洗、干燥粘度计，不需人员随机操作，操作员在放样后，可以离开现场，仪器可以自动完成全部任务，达到了一键完成运动粘度测定。

预设了4组测定参数，供检测不同试样时选用。同时预设参数具有可修改性；

进口红外线光电检测，不受室内光线、灯光干扰；

粘度指数和赛波特通用粘度自动计算，自动储存100个检测结果，方便对历史记录的查询、打印及结果对比。

快速计算测定结果与误差，若测定结果超差将自动进行重新测定；

脉冲式清洗器，反复清洗粘度计，自动抽取清洗液，操作过程中人体不会接触到任何腐蚀性液体；

具有出厂设置值恢复功能，当设置调整不当时，可选择“恢复出厂设置”选项恢复正常的工作状态。

全部模块化设计稳定、可靠性高。同时仪器内置自检功能自动诊断故障程序，确保了工作长期连续的可靠性，故障率极低。

仪器自带照明装置，方便试验中观察粘度计的测量和清洗。

仪器自带加热浴安全保护功能，如果出现加热装置不可控的状况下，只要达到仪器最高限定温度155℃，仪器就会自动关断，防止出现着火或浴缸爆裂事故；

技术参数：

1、恒温浴温度范围：室温~100℃（全范围任意可调），控温精度： ± 0.1 ℃；

2、重复性： $0.01S$ 再现性： $0.02S$ ；

3、测温单元：德国进口的Pt 100不锈钢探头，内置温度校正，检测结果可靠；

4、运动粘度测量范围：0.5-5000cSt(mm^2/s)不同的粘度范围只需更换不同的粘度计；

- 5、更换粘度计：弹片卡簧式安装，操作灵活快捷（熟练时30秒---60秒即可完成）；
- 6、显示方式：10寸彩色液晶触摸屏；
- 7、样品数量：同时可进行2个样品测试。两孔检测互不干扰；
- 8、加热功率：主加热400W,辅助加热700W；最大加热功率1500W，可编程控制加热速率；
- 9、电源要求：AC220V \pm 10%，50Hz；
- 10、乌式粘度计（标配）：0.6mm,0.8mm,1.0mm,1.2mm,1.5mm,2.0mm各一支