

零度测试冰箱

产品名称	零度测试冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	78979.00/台
规格参数	品牌:福意联冰箱 库存:现货 物流:送货上门
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

零度测试冰箱公司介绍-北京福意电器有限公司始终坚持以人为本，以创新为发展动力，坚定实施创新、制度创新和管理创新，目前公司已拥有大批高素质的人才，着眼于“优良、同步”的企业目标，在攻关、创新域勇于攀登，积极进取。经营：冷藏箱，恒温箱、加温箱、车载保存箱、车载压缩机冰箱、车载环保样品保存箱、便携冷藏运输保温箱等,产品广泛用于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等均可使用，产品遍布及优良各个域。

零度测试冰箱用途-可用于科学研究、特殊材料的低温实验，冻存红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、细菌、生物冰箱制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温实验等。适用于血站、医院、卫生防疫系统、科研院所、电子、化工、生物冰箱工程、高校实验室、*企业、远洋渔业公司等。

零度测试冰箱参数：

【产品型号】 FYL-YS-50LL

【容 积】 50L

【箱内温度控制范围】 -12 ~-10

【额定电压】 DC12V-24V

【制冷功率】 70W

【外形尺寸】 430 × 480 × 514

【噪 声】 36dB (A)

【制冷剂/用量】 R134a/32g

【产品颜色】 白色

【产品型号】 FYL-YS-100LL

【容 积】 100L

【外形尺寸】 485 × 490 × 843

【制冷剂/用量】 R134a/70g

【型 号】 FYL-YS-128L

【有效总容积】 88L

【冷冻室面积】 88L

【额定电压】 220V

【额定频率】 50HZ

【额定输入功率】 110W

【额定电流】 0.70A

【箱体尺寸】 (W × D × H)545 × 570 × 850 (mm)

【耗电量】 0.56kwh/24h

【噪声（声功计）】 39dB(A)

【箱内温度可调范围】 -30 —10

【防触电类型保护】 I

【制冷剂/用量】 R600a/47g

【净 重】 30kg

【毛 重】 32kg

零度测试冰箱产品说明:

温度调控范围：10~ -30

数字式按键控制温度，液晶温度显示屏，门体安全锁。

优良的压缩机制冷，制冷速度快，无氟制冷剂。

立式分层试剂，可以分层存放。

无噪音、无污染，绿色环保，节能轻便，使用寿命长,耗电少，节约能源；

合理的蒸发冷凝系统设计，确保-的制冷效果。

“福意联”低温设备，可根据需要调节温度，同时满足温度的要求。

通过检测机构进行昼夜环境温度交替实验，停断电保温实验等各项指标严格检测。

使用过程中的注意事项：

1. 冰箱内禁止存放与实验室无关的物品，如食品、饮料等。
2. 冰箱门上须明示冰箱内物品清单与使用注意事项。
3. 放入冰箱内的所有试剂、样品、质控品等必须密封保存，以防污染其他样品。密封袋必须注明样品名称、存放者姓名、有效期（如2017.10-2017.11）和联系方式等信息。
4. 在使用过程中，箱门开启不要过于频繁，尽量减少开门次数，缩短开门时间，以减少箱内气体外漏，节约用电。
5. 存取样品时动作应迅速，不能长时间打开冰箱，离开时务必确认冰箱门已经关严。
6. 存放易挥发有机试剂的容器必须加盖密封，避免试剂挥发至箱体内积聚。
7. 存放强酸、强碱及腐蚀性的物品必须选择耐腐蚀的容器，并且存放于托盘内。
8. 存放在冰箱内的试剂瓶、烧瓶等重心较高的容器应加以固定，防止开关冰箱门时造成倒伏或破裂。
9. 一般冰箱内不能放置易燃易爆化学品。低温保存易燃易爆等危险化学品时，须贮存在防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱内，粘贴警示标识，并指定专人负责冰箱的日常管理。
10. 冰箱应放置在通风良好处，周围不能有热源、易燃易爆品、气瓶、杂物等，且保证一定的散热空间。
11. 应保持箱体四周区域清洁干净，避免灰尘飘扬而被吸入冷凝器处，影响制冷效果。
12. 若冰箱温度超出规定范围，调节温控使其回到正常范围，并进行记录。
13. 冰箱（包括超低温冰箱）每年定期统一清理1-2次，冰箱第一使用人、实验室管理员及相关人员一起对冰箱进行逐一清理。另外根据冰箱存放物品有效期，还需及时检查清理；清理后要对内表面进行消毒，确保柜内清洁卫生。
14. 冰箱的使用人根据冰箱使用的实际情况每年进行2-3次除霜，及时清扫散热器上的灰尘等。
15. 首次使用或者断电（包括停电）10个小时以上，必须在使用前（或再次通电使用前）进行验机。
16. 若冰箱停止工作，必须及时转移化学药品并妥善存放。