

PP通风柜，PP通风橱，PP清洗台定制非标

产品名称	PP通风柜，PP通风橱，PP清洗台定制非标
公司名称	昆山鑫睿炜实验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市周市镇横长泾路188号（纽捷瑞智能产业园）
联系电话	18068082849

产品详情

PP标准型通风柜Polypropylene Total Exhaust Fume Hood

概论Summarize：

专为氢氟酸及硝化类浓酸设计的实验室通风柜，克服了传统通风柜在高温浓酸环境下易生锈、变黄、龟裂等缺陷，具有的耐酸碱性能。适用于各类实验室：

n 药物实验室

n 食品实验室

半导体实验室

技术指标Guide Line：

u 电器系统均符合CE国际认证或CCC认证

u 尺寸齐全除可提供多样式选择亦可依需求专业定制

u 内部(工作区)可使用空间能满足各类需求

u 低压损值：于调节门全开，表面风速为0.5m/s(100fpm)

材质说明Specification

型 式

PFH-120

PFH-150

PFH-180

外型尺寸 (LxWxH)

1200x850x2350mm

1500x850x2350mm

1800x850x2350mm

工作区尺寸 (LxWxH)

1000x700x1100mm

1300x700x1100mm

1600x700x1100mm

调节门最大开度

740mm (标准垂直调节门)

于调节门全开, 表面风速为0.5m/s时之排气量(约)

23.4CMM/840CFM

30.6CMM/1100CFM

50.8CMM/1825CFM

台面

乳白色PP板或实芯理化板台面 (环氧树脂或陶瓷台面-可选)

观察视窗

透明PVC板或者钢化玻璃, 厚度5MM

集气风罩

采用乳白色PP板成锥型缩口集气风罩

标准配置

照明设备

全罩式日光灯30Wx1

30Wx1

40Wx1

电源插座

AC220V/10A 两只

触摸式控制面板

日光灯、风机、总电源开关和紧急电源开关各一只

可选配置

气考克、水考克、各类杯槽、各类风机、电源插座、防爆照明、文丘里阀控制、碟阀控制

变频器控制、彩色触摸屏、薄膜开关、面风速检测、声光报警、各类水气枪等

由于配件可选空间较大，详细情况请至电本公司查询。我们会根据客户实际使用需要，为您推荐符合您要求的配件以及控制模式。

备注：可选配置的价格各有不同，不在标准配置内。

PP通风柜使用操作方法和注意事项：1.使用时必须检查电源电压是否符合规定，如使用排风电机，必须定期对排风电机作检查，如果发现异常现象必须请专门的技工作检修。2.要使用通风柜前，先必须启动抽排风机和照明后，才可在柜内的工作面进行实验操作。3.做飞溅、低爆炸性的实验时，必须关闭玻璃活动面板，严禁在柜内进行有强烈爆炸性的实验，以确保操作者人身的安全。4.操作时切勿用头、手，甚至其它硬物或工具撞击玻璃活动面板。5.使用通风柜时，必须在工作面进行操作，切勿在通风柜外做危险、有毒的实验。以免危险、有毒的气体挥发到室内，危及到室内人员的人身安全。6.在柜内使用电炉时，应加垫上石棉垫等隔热板隔热。7.操作完毕后，应让排风机继续运转约2—3分钟，以确保柜内残余的有毒气体全部被排出。8.操作完毕并关上所有电源开关后，应对柜内进行清洁，清除残留在柜内的所有杂物及溶液。切勿在通风柜工作时，特别是不要在排风机工作时做清理工作。

昆山鑫睿炜实验设备有限公司 联系人：夏炜炜 联系电话：18068082849 邮箱：ksxinruiwei@163.com