

医用试剂冰箱

产品名称	医用试剂冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	797984.00/台
规格参数	品牌:福意联冰箱 库存:现货 容积:50-1028L
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

体外诊断试剂医药冷库规范

医药冷库种类 温度范围 用途 保存冷库 0~8 可用于贮存、药剂等 保存冷库 2~8 可用于贮存药品、生物冰箱制品等

保存冷库 5 ± 1 可用于贮存（全血）、药物、生物冰箱制品等 保存冷库 -20~-30 可用于保存、生物冰箱材料、试剂等

低温保存冷库 -30~-80 可用于保存胚胎，精液，干细胞，骨髓等生物冰箱样品

酶免类2~8 ；核酸类-20 冻存封尽快使用避免反复冻融；干粉类室温保持

体外诊断试剂大部分需要在2-8 间低温冷藏保存，少数品种需-18 冷冻保存，也有部分品种常温保存即可。

【型 号】FYL-YS-828LD

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【输入功率】310w

【额定电流】2.4A

【噪 音】50dB(A)

【箱体尺寸】 1265 × 680 × 1823mm

【有效容积】 828L

【气候类型】 N

【温度范围】 2 ~ 48 每度可调

【制冷剂用量】 R134a(382g)

【型 号】 FYL-YS-1028L

【输入功率】 360w

【噪 音】 50dB(A)00

【箱体尺寸】 1265 × 680 × 2115 mm

【有效容积】 1028L

医用试剂冰箱售后：

A 我公司使用配件及相应产品优良保证进货渠道。进口的原材料保证是经营厂商的原装合格产品，并有检验报告单。

B 我公司保证在投标书及合同书、协议书中承诺的工期内保质量性通过验收。

C 公司将不定期对用户进行回访，了解产品使用情况及需求，以便不断改进及更新开发出新的产品。

医用试剂冰箱的六大使用须知

- 1.搬运方面的注意事项。搬运时，应抬底脚，不能抓住门手把或在台面和冷凝器上施力，更不能在地面上拖拉。
- 2.箱体最大倾斜角不能超过45度,更不能倒置或横放，否则会损坏压缩机或使压缩机中的冷冻油流入制冷管路，影响制冷，而且易造成压缩机脱簧。运输过程中，要防止磕碰和剧烈震动，要防止雨淋水浸。
- 3.应安放在远离热源，不受阳光直射的地方，因工作时需要与外界进行热交换，既通过冷凝器向外界散热，外界环境温度越高，散热越慢，会使电冰箱和冷柜工作时间越长，增大耗电量，制冷效果差。
- 4.应安放在通风良好的地方，如果冷柜周围堆满杂物，或者靠墙太近，不利于散热会影响制冷效果。冷柜顶面应留有至少30CM高度的空间，背面和两侧面应留有至少10CM的空间，以利散热。
- 5.应安放在湿度小的地方，由于电冰箱、冷柜外壳，冷凝器和压缩机等均是金属材料，如果空气湿度太大，会使这些部件生锈，缩短电冰箱的使用寿命。同时潮湿过热环境，会造成冷柜表面凝露，影响电器性能。
- 6.不应安放在温度过低的地方。因为温度过低，压缩机启动困难，使冷柜冷冻室制冷差，无法克服，冰

箱可打开冷藏室的温度补偿开关。