

西西替XT-300实验室小型涂布机-实验室涂膜机-自动涂布机

产品名称	西西替XT-300实验室小型涂布机-实验室涂膜机-自动涂布机
公司名称	石家庄西西替机械科技有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	机器尺寸:670 x 340 mm 重量:40KG 产地:石家庄
公司地址	河北省石家庄市裕华区宋村泰和街九巷九号
联系电话	15632187250 18032782313

产品详情

实验室涂布机XT-300为西西替机械科技有限公司自行设计与制造的，性能稳定，采用无刷电机与支撑滑轨，运行平稳，寿命长，得到了众多跨国企业研发机构，国内外很多大学的青睐。西西替实验室涂布机XT-300可配备CCT精密线棒，刮刀涂膜器组合实验，通过控制速度以及稳定的压力来保证涂布效果，保证涂布的均匀性以及平稳性。

一、用途

由于影响涂膜的主要因素有涂布速度以及施加在涂膜器上的压力等，因而由人工涂出的涂层经常出现不一致，尤其是不同人之间产生的差异就更大，这就给比较样板之间的测试结果带来了困难。

本公司的实验室小型涂布机XT-300为了使操作者方便地在不同底材上涂布出准确的湿膜而精心设计，大大提高了涂膜的重现性。它主要用于胶类、纸类、薄膜类生产试验，也可用于其他相关的涂布、涂装行业。

二、技术参数

设备型号：XT-300

大理石尺寸:330x520mm

机器尺寸(长 x 宽 x 高)：670 x 340 x 180 mm

涂布速度：0-10 米/分钟，数字显示与设定（可按客户要求订制）

平台尺寸(长 x 宽)：580x 330mm

涂布区域：300 毫米宽，400 毫米长

主机使用电源：110V~220V

重量：40KG

选配涂布棒规格：直径 10 毫米，长度 400 毫米，涂布幅宽 300 毫米

选配刮刀涂膜器：涂布幅宽 300 毫米

三、使用操作说明：

- 1、接好电源。
- 2、将待涂布底材（如：黑白纸）平放在涂布底座（玻璃涂床）上，并用夹子夹紧。
- 3、将摇臂复位（“返回”按钮位置）。
- 4、将涂布棒或推杆卡在两摇臂上（刮刀涂布：立起摇臂，涂膜器放在推杆前端既操作面板端，并紧靠推杆）。
- 5、设定涂布速度，选择适当的涂布速度与返回速度（不要超过 50）。
- 6、直接在涂膜器前面放置适量的待涂布涂料。
- 7、按“涂布”按钮，开始涂布。
- 8、待涂布停止后，将剩余涂料清除。
- 9、取下制好的样板，以待下次操作。

注意：

1、摇臂上，线棒或推杆装卡有两个工作位，一个是在卡槽处，可以通过摇臂后的顶丝，调整弹簧头的压力，使线棒卡位合适，此处的线棒是固定涂布方式；另一个位置是在轴承处，可分别把线棒的两端放入，此时线棒是滚动的涂布方式。可以根据实际情况，选择合适的涂布方式。

2、速度设定

按设置键，机器进入速度设定状态。按次时，上面的指示灯亮，表示的是目前是“返回”的速度设定状态，此时按上升与下降按键，设定速度。“返回”速度设定完成后，再按一次设置键（按第二次），下面的指示灯亮，表示的是目前是“涂布”的速度设定状态，此时按上升与下降按键，设定速度。“涂布”的速度设定完成后，再按一次设置键（按第三次），下面的指示灯

亮，并且屏幕显示为 000，则为退出速度设定状态。这时就可以正常操作设备了。

速度设定不要超过 50（个别速度值为自检调机车速，如遇停止，更换其它速度值即可），
否则因高速会有闯机的声音。

四、设备安装

- 1、机器尽量在安装现场开箱，开箱前应先检查包装箱有无损伤；开箱后先检查设备情况是否良好，并根据装箱单清点，如发现有损坏、短缺等情况，应分析情况并立即书面报告我司。
- 2、机器安装位置应选择在无振动来源的地方。
- 3、机器应安装在平整而坚实的基础上。
- 4、通电前关闭本机电源总开关。
- 5、检查两摇臂的活动情况，并卡入涂布线棒。
- 6、接通电源。
- 7、如果需要可以加装配重杆。

五、CCT实验室涂布机XT-300的优势：

- 1、物美价廉。实用效果等同于进口2-4万一台的实验室涂布机。
- 2、有数显，机械旋转操作按钮，速度、前进后退两开关，操作简单，容易掌握。
- 3、大理石平台更能保障基材的平整展开。
- 4、整机保修三年，终身维修。
- 5、完全自主产权，自主生产，售后更有保障。
- 6、现货库存，发货快。