

# 呕吐毒素快速检测仪测试步骤

产品名称	呕吐毒素快速检测仪测试步骤
公司名称	深圳市世伟生物科学仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:深芬仪器
公司地址	深圳市龙华新区民治街道民治大道牛栏前大厦A 1212室003号
联系电话	18925209261

## 产品详情

CSY-JAZ呕吐毒素快速检测仪能够快速检测小麦、大麦、玉米等粮食及饲料、谷物中的呕吐毒素（脱氧雪腐镰刀菌烯醇）。

一、产品名称：呕吐毒素快速检测仪（脱氧雪腐镰刀菌烯醇）

二、产品型号：CSY-JAZ

三、检测项目：呕吐毒素（可以检测黄曲霉毒素、T2毒素（镰刀菌毒素）、赭曲霉毒素、伏马毒素、玉米赤霉烯酮）

谷物、饲料

1) 称取1g粉碎样品于呕吐毒素快速检测仪50ml离心管中，加10ml去离子水，振荡5分钟，室温4000转/分离心10分钟。

2) 取上清60ul进行分析。

粮油（菜油、麻油、色拉油、花生油等）

1) 称取1g样本于50ml离心管中，加4ml正己烷和5ml去离子水，振荡5分钟，室温4000转/分离心10分钟。

2) 去除上层液体，取60ul下层液体进行分析。

呕吐毒素快速检测仪测试步骤

1) 撕开检测卡铝箔包装袋，取出检测卡，放于平整、洁净的台面上。

2) 用配套吸管吸取已准备好的样本液体，缓慢、逐滴的（应避免泡沫产生）滴加2-3滴（约60ul）到加样孔（S）内。

3) 室温下放置8-10分钟放入判断结果。

#### 呕吐毒素快速检测仪注意事项

1. 过期或铝箔袋破损的产品，均不可使用。

2. 检测卡从冰箱中取出时应恢复到室温后打开，打开的检测卡应尽快使用以免受潮后失效。

3. 不要触摸检测卡中央的白色膜面。

4. 取液滴管不可混用，以免交叉污染。

5. 待检样品溶液需清亮、无混浊颗粒、无细菌污染，否则容易导致阻塞、显色不明显等异常现象，从而影响呕吐毒素快速检测仪实验结果的判定。