

测试木屑颗粒大卡机器 检测实木颗粒热值设备

产品名称	测试木屑颗粒大卡机器 检测实木颗粒热值设备
公司名称	鹤壁标创仪器仪表制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鹤壁标创仪器 重量:45 精度:0.0001
公司地址	河南省鹤壁市山城区朝阳街东段小庄市场向东200米路北
联系电话	0392-2190039 13503920302

产品详情

测试木屑颗粒大卡机器 检测实木颗粒热值设备 测试木屑颗粒大卡机器 检测实木颗粒热值设备《鹤壁标创仪器仪表制造有限公司》稻壳颗粒大卡化验设备，化验稻壳的热值机器，测试生物质的热量设备，化验玉米芯秸秆颗粒的大卡机。测试颗粒热量的仪器，检测木颗粒热值的仪器，生物质燃料热量化验仪，生物质颗粒热量检测仪器

步骤

测试木屑燃料热量的仪器主要包括：专用量热仪、干燥箱、粉碎机和电子天平，当然专用量热仪又可分为电脑量热仪、全自动汉字量热仪、嵌入式量热仪等多种规格型号。

测定步骤如下：

- 1、先称取一定量的生物质颗粒放入干燥箱内烘干约30分钟左右（根据颗粒干湿情况可适当延长烘干时间）；
- 2、将烘干过的生物质颗粒置入粉碎机粉碎，出料粒度达到0.2mm左右即可；
- 3、称取1g左右粉碎过的试样放入专用量热仪，按照量热仪操作步骤进行发热量实验；
- 4、约15min左右量热仪结束实验，电脑显示屏或量热仪显示屏上显示燃烧值实验结果，并有打印机自动打印。量热仪检是有燃烧氧弹、内筒、外筒、搅拌器、温度传感器和试样点火装置、温度测量和控制系统以及水构成。

方法简介:

- 1.要求加纯净水或蒸馏水,容量为40L左右;
- 2.设备连接好以后,打开电源开关;
- 3.“ 点击 ” 软件上的 “ 氧弹上升 ” 键,让升降杆自动升起;
- 4.迅速把电源关掉(因为量热仪内筒有加热装置,在加水前不能长时间通电,以免加热管干烧造成寻坏);
- 5.把水放在凳子上,让水高过量热仪,用注水管向量热仪主机内筒抽水,直到机器后面溢水口流出水来,说明量热仪主机水已加满;
- 6.切记把量热仪表面,内筒口四周,机壳缝隙内弄湿,以免影响量热仪性能。

仪器特点

- 1.自动化程度高：自动调节温度，自动定量内筒水量，
- 2.自动循环内筒水，自动判断外筒水位，
- 3.人工操作内容仅为称样品重量，装好氧弹，其他全由仪器自动控制完成。
- 4.测试速度快：试验时间低于14分钟。
- 5.热容量跟踪技术：水温变化不影响测试结果准确性。