

微生物菌种保藏箱

产品名称	微生物菌种保藏箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联菌种保藏箱 型号:FYL-YS-128L 产地:北京现货发货
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

多数菌种的保藏温度以5℃为好，像厌氧菌、霍乱弧菌及部分病原真菌等微生物菌种则可以使用37℃进行保存，而蕈类等大型食用菌的菌种则可以室温直接保存。菌种保温箱FYL-YS-280L温度控制微电脑控制，数字温度显示，调整增量为1℃；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角；安全门锁设计，保物品的安全，箱体采用结构钢板，经选进喷涂工艺，表面色泽柔和，搁架高度可任意调节，适应不同存储需求。（具体信息请根据机型选择）福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物、实验室、科研院校、化工、等行业

微生物菌种保藏箱，菌种保温箱FYL-YS-280L参数：

福意联常用系列型号：

产品三包，整机质保一年，压缩机三年，终身维护！

不同温度段产品性能有不同，了解详情可来电咨询

福意联生产：恒温加温，低温冷藏设备，车载冰箱

2-8℃ 恒温冷藏箱系列/FYL-YS-66L/88L/100E

2-20℃ 大型恒温冷藏系列/FYL-YS-828L/1028L

4-38 恒温冷藏系列/FYL-YS-50L/100/138L/

2-48 恒温冷藏系列/FYL-YS-150/230/280L/310L/430L

0-100 智能宽温设备/FYL-YS-151L/281/431L

-20 ~ 10 低温系列/FYL-YS-30L/45L/60L/108L/178L/258L

-12 ~ 10 直流系列/FYL-YS-18L/50LL/100LL

产品参数规格：

(2-8度系列)

型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm

型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm

型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm

(4-38度系列)

型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540×550×840mm

(2-48度系列)

型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×680×1805mm

(0-100度系列)

型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×675×1795mm

(2-20度系列)

型号：FYL-YS-828L | 温度：2~20 | 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L| 温度：2~20 | 外型尺寸：1267×678×2105mm

(-12~10度系列)

型号：FYL-YS-50LL| 温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100LL| 温度：-12~10 | 外型尺寸：480×490×840mm

(-20~10度系列)

型号：FYL-YS-30L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：560×400×398mm

型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：650×400×430mm

型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：650×400×520mm

型号：FYL-YS-108L| 温度：-20~10 | 外型尺寸：605×570×932mm

型号：FYL-YS-158L| 温度：-20~10 | 外型尺寸：955×585×825mm

型号：FYL-YS-178L| 温度：-20~10 | 外型尺寸：965×520×855mm

型号：FYL-YS-258L| 温度：-20~10 | 外型尺寸：1040×630×910mm

(-30~10度系列)

型号：FYL-YS-128L| 温度：-30~10 | 外型尺寸：550×560×850mm

菌种保温箱FYL-YS-280L主要特征：

- 1，产品由电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统组成
- 2，箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，重量轻、保温性能好
- 3，微电脑控制系统，LED液晶大屏数码显示、控温精度高
- 4，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角
- 5，PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果更好
- 6，采用新型全封闭高效压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 7，使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高
- 8，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 9，温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱体内温度变化。

10，此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间

微生物菌种保藏箱载体保存法：

即将微生物吸附在适当载体上进行干燥保存的方法。常用的有方法包括以下几种，如：

土壤保存法：主要用于能形成孢子或孢囊的微生物菌种的保藏。方法是在的土壤中加入菌液，立即在室温下进行干燥或使菌体繁殖后再干燥，然后冷藏或在室温下密封保存。保存用的土壤原则上以肥沃的耕土为宜，土壤需风干、粉碎、过筛和。使微生物在土壤中繁殖后进行干燥保存的方法是：取适量土壤（5克），置于塞有棉塞的试管中，加水或加入充分稀释的液体培养基（以含水量为土壤持水量的60%为宜），然后高压。再将需保存的微生物进行大量台式，培养至菌丝能用肉眼确认的程度为止，移入干燥器中经短时间干燥或风干后密封，冷藏或室温保存。

砂土保存法：取清洁的砂，筛去掉大砂粒，并用磁铁吸去砂中铁屑，再用NaOH溶液、10%HCl溶液和水交替清洗数次，干燥后，置于试管或安瓶管中保持2~m深，再经干热后，加入1mL菌种培养液，经充分混匀后，放入真空干燥器中，完全干燥后熔封保存。也可用二份洗净的砂（经HCl预处理）和一份贫瘠、过筛的黄土掺和后，再进行菌种保藏。

硅胶保存法：以6~16目的无色硅胶代替砂子，干热后，加入菌液。加菌液时，由于硅胶的吸附热常使温度升高，因而需设法加以冷却。

磁珠保存法：将菌液浸入素烧磁珠（或多孔玻璃珠）后再进行干燥保存的一种方法。在螺旋口试管中装入1/2管高的硅胶（或无水CaSO₄），上铺玻璃棉，再放上10~20粒磁珠，经干热后，接入菌悬液，后冷藏、室温保藏或减压干燥后密封保藏。本法对酵母菌很有效，特别适用于根瘤菌，可保存长达两年半时间。

麸皮保存法：在麸皮内加入60%的水，经后台式培养，后干燥保藏。

纸片（滤纸）保存法：将纸片浸入培养液或菌悬液中，常压或减压干燥后，置于装有干燥剂的容器内进行保存。

福意联：

二、福意联承诺

7×24小时总部满意服务线随时响应

产品实行三包，整机保修一年，压缩机质保三年，终身维护

365天全天候服务，不论春夏秋冬、阴晴雨雪、节假日服务从不缺席

客户建档，质量跟踪服务。及时将您的信息反馈至各相关管理和技术，并妥善处理、解决您的疑难问题