

西元环控EVA交联度测试仪XY-EVA-JLD

产品名称	西元环控EVA交联度测试仪XY-EVA-JLD
公司名称	西元环控技术研究（常州）有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:西元环控 型号:XY-EVA-JLD20 规格:85x150x235cm
公司地址	常州市新北区创新路2号
联系电话	0519-82592889 13701481008

产品详情

交联度测试仪

一、交联度测试仪作用原理

交联度测试仪包括：通风柜，电子天平，干燥箱，加热套，烧瓶，玻璃冷凝器等标准配置。

作用：交联度测试仪用作光伏组件封装的EVA交联、聚乙烯交联（PEX）、硅橡胶、电线电缆、天然高分子离子交联及高分子结晶度等其他材料的测试，检测其柔韧性、耐冲击性、弹性、光学透明性、低温绕曲性、黏着性、耐环境应力开裂性、耐候性、耐化学药品性、热密封性。用溶剂二甲苯来萃取样品中未交联部分，从而得以进行交联度的测定。

二、交联度测试仪技术参数

型号：XY-EVA-JLD2000A

规格：850x1500x2350mm

电源：单相三线制AC220±10%，50±0.5Hz；

安装功率：约3.0KW。

三、交联度测试仪分项配置

通风柜：

采用三段式排风结构、有效地排出有害气体。

流线形手把，手把与玻璃之间留有空隙由于空气在台面上的流动是旋转的，从而保证有效地进气。

设置视窗防落销，万一钢丝绳脱落玻璃视窗意外落下，有了防落销就会接住，防止碰伤人员。

玻璃视窗采用钢化玻璃，即使玻璃意外撞坏或爆炸，不会出现伤人意外。

通风柜上部设置通风孔，即使玻璃视窗关闭也能进入空气，避免产生更大负压。

仪器：

大口圆底烧瓶及塞子。用磨口或软木塞连接。如进行1~2只样品测定以500mL为宜；如进行2~3只样品测定以1000mL为宜；如进行数只但不超过6只则以2000mL的烧瓶较为适用。

加热套或恒温油槽，要求热容量足以加沸二甲苯（沸点为135~144 °C）。

回流冷凝管，带磨口或以软木塞和烧瓶连接，冷凝管磨口尺寸与圆底烧瓶的磨口尺寸一致，长度适当。

支架和夹子，用于固定烧瓶和冷凝管。

真空烘箱，附带能产生0.87MPa真空度的真空源。

120目不锈钢网

精度为1/10000g的托盘电子分析天平。

干燥器试剂：

二甲苯A.R，分析纯或化学纯。

抗氧化剂

四、交联度测试仪质量保证

公司已通过GB/T19001-2016 / ISO9001：2015质量管理体系认证，严格按照该管理体系，组织产品的设计和生产。

现场安装调试设备，并为客户培训操作使用人员。

在用户遵守产品安装及使用规则的条件下，产品自发货之日起十二个月之内，因制造质量问题不能正常工作时，我公司无偿为用户维修。

对保修期外的产品，我公司提供长期的技术服务。

售后服务响应时间：24小时内响应