

水质硫化物酸化吹脱装置CY-DCY-4SL

产品名称	水质硫化物酸化吹脱装置CY-DCY-4SL
公司名称	杭州川一实验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区南苑街道临东路172-2号409 A室（注册地址）
联系电话	18158509323

产品详情

水质硫化物酸化吹气仪适用于地面水、地下水、生活污水和工业废水中硫化物的测定，按照国标《GB/T 16489-1996水质硫化物的测定--亚甲基蓝分光光度法》以及《HJ/T60-2000水质硫化物的测定碘量法》的要求设计的，完全可以满足实验前处理要求，该仪器具有操作简单、样品均一性高、大大降低有害气体的损伤、处理样品量大等特点

THE MAIN CHARACTERISTICS 主要特征：

- 1、采用恒温水浴加热方式，加热均匀
- 2、电动控制样品架和配气系统的升降(4S选配)
- 3、旋转样品架，正面安装样品，操作简单
- 4、每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭
- 5、针阀气体流量计准确控制和显示气体总消耗量
- 6、采用不锈钢材料或特氟龙涂层，具有耐酸碱、抗腐蚀、耐高温的特点

TECHNICAL PAPAMETERS 技术参数：

产品型号	CY-DCY-4S	CY-DCY-4SL
处理样品数	4个	4个
气体流量计	0-3L/min	0-3L/min
加热方式	自动控温恒温水浴	自动控温恒温水浴
加热功率	1000W	1000W
温度范围	室温—99.9	室温—99.9
显示方式	数字显示	数字显示
控温精度	±1	±1
电源电压	220V 50HZ	220V 50HZ
升降方式	手动升降	电动升降
外形尺寸	530 × 390 × 620mm	530 × 390 × 620mm

- 操作方法： 1、打开电源（须确认水浴锅内已经倒入蒸馏水）散热风扇运转
- 2、按国标方法设定恒温水域温度（温控仪） 3、将样品支架升到适当的高度（升降开关）
- 4、将装有待测水样的反应瓶、吸收管装入样品架 5、连接所有氮气吹管，检查装置的气密性。
- 6、通氮气，按国标要求将转子流量计调整到适当的流量。控制样品的氮气总消耗量。
- 7、根据吸收管内气泡上升的速度和数量调整每个样品的氮气流量，使其相同。
- 8、将样品支架降到恒温水浴中适当的深度。 9、按国标方法的操作步骤进行预处理。
- 10、预处理过程中随时观察调整氮气总流量及吸收显色管的氮气流量。
- 11、使用结束将温控仪的温度设定到室温以下，待水浴温度下降后，关闭电源。 注意事项
- 1、因为设备是一款加热设备，所以要远离易燃易爆物体。 2、加热设备，要做好通风处理
- 3、设备有故障时，不能强行使用，应及时与厂家联系
- 4、在开机时，应确定，水浴锅里面已经加上蒸馏水或纯净水或离子水等，干烧会损坏仪器的使用寿命
- 5、设备停用时，应将样品架停在中间位置。