



序号	主要功能
1	系统主电源开关
2	系统加热输出指示灯(灯亮为系统在加热工作状态)
3	加热系统通电开始按钮-绿色(系统主电源接通，升温程序设置完毕后开始运行需手动按此按钮给加热系统通电或实验室出现断电停电情况下恢复通电后需手动按此按钮开始系统通电才会恢复加热系统通电，系统超温后会自动断电，断电后如需重新开始系统加热需按此按钮才可恢复通电加热功能)
4	加热系统通电停止按钮-红色(加热系统正在工作状态下，如需紧急停止加热系统加热按此按钮加热系统随即断电停止加热，如想恢复加热系统工作需按绿色开始按钮恢复加热系统通电开始加热)
5	加热系统控制仪显示表(oC)
6	监控系统控制仪显示表(oC)
7	转速显示表(r/min)
8	转速器开关
9	转速调节器
10	实际温度显示
11	设定温度显示
12	加热系统设置按钮
13	实际监测温度显示(与实际温度基本相同)
14	设定监测温度显示(上限温度)
15	监控系统设置按钮