

科思达设备值得信赖 实验室通风柜 衢州通风柜

产品名称	科思达设备值得信赖 实验室通风柜 衢州通风柜
公司名称	杭州科思达实验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区余杭经济技术开发区欣北钱江国际广场4幢1015室
联系电话	15336535560

产品详情

杭州科思达实验室设备有限公司主要是生产销售实验操作台，实验家具，通风柜，药品柜，通风系统，净化工程，气体管路，实验室废气废水处理。

通风柜按照进风方式分类也分三类。通过室内进风在柜内循环后排出室外称为全排风式，这是应用非常广泛的一种类型。

风柜按照使用状态分类可分为整体式下部开放式、落地式、两面式、三面玻璃式、桌上式、连体式以及根据不同实验使用需要而设计的对放射性实验的、对合成实验的，对过氯酸实验的专用通风柜。通风柜追求的使命，实验室使用通风柜就是要保证使用者的及防止对周围环境的污染。

杭州科思达实验室设备有限公司主要是生产销售实验操作台，实验家具，通风柜，药品柜，通风系统，净化工程，气体管路，实验室废气废水处理。

为了实验室安全和实验室家具能够长期的使用

- 1、在没有开启通风柜时静止在通风柜内做实验。
- 2、在做实验时禁止把头伸进通风柜内部操作和查看。
- 3、在通风柜内禁止摆放东西和实验易燃易爆物品。
- 4、在通风柜没有安全的情况下禁止将实验的东西放在通风柜里面实验，如有化学物质喷出来，要及时的

把电源切断。

5、在实验的过程中发现通风柜启动的声音不对，要立即停止操作，净气型通风柜，等专业的维修人员过来检查，不是专业人员不可私自拆卸维修。

杭州科思达实验室设备有限公司主要是生产销售实验操作台，实验家具，实验室通风柜，通风柜，衢州通风柜，药品柜，化学通风柜，通风系统，净化工程，气体管路，实验室废气废水处理。

全钢通风柜安装需要注意以下几点

- 1.安装全钢通风柜的时候，先将通风个柜下1体确定位置，安放好。安装的位置尽量选择方便排风的位置!
- 2.全钢通风柜下1体确认后，就是上下1体交合了，全钢通风柜上体安装在下1体上，左右上下都要对其，平稳!
- 3.下面就是风机的链接，对接要找点，位置合适平稳!
- 4.将pp水杯、单联水咀安装到台面相应的位置(开孔位)，固定用密封胶固定水杯，将水管接到水咀上，将出水管链接到水杯出水处。
- 5.将全钢通风柜上体的风机线、照明线引至下1体的控制箱内，接到相应的接线端子上。
- 6.通过控制箱接入220v的电源，打开控制开关，通过控制面板控制按钮运行!

科思达设备值得信赖(图)-实验室通风柜-衢州通风柜由杭州科思达实验设备有限公司提供。科思达设备值得信赖(图)-实验室通风柜-衢州通风柜是杭州科思达实验设备有限公司（www.kesidahz.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。