

微生物限度检测仪CYW-3S适用范围

产品名称	微生物限度检测仪CYW-3S适用范围
公司名称	杭州川一实验仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:川一仪器 型号:CYW-3S 产地:浙江杭州
公司地址	浙江省杭州市余杭区南苑街道临东路172-2号409 A室(注册地址)
联系电话	18158509323

产品详情

微生物限度检测装置采用不锈钢金属材料制成,将供试品注入微生物限度培养器内,通过检测仪自真空泵负压抽滤,将供试品中微生物截留在滤膜上,用取膜器取出滤膜,转移至配置好的固体培养基上,菌面朝上,平贴.盖上盖子形成封闭的培养盒,置相应的恒温培养处内培养并计数.

主要特征:

- 1.一体化超小型设计,减小了对层流台操作空间的占用。
2. 滤膜预先灭菌,即拆即用,可将主要污染源降到*低,提高检测可靠性
- 3.过滤杯采用独特的唇形密封设计,不使用夹钳和 O 型圈,确保无泄 漏操作和均匀的微生物回收率
- 4.可同时抽滤多张滤膜,大大提高了工作效率。
- 5.滤杯采用可重复使用材料设计,经久耐用,节省成本,操作方便。
- 6.每个滤头采用独立控制的方式,方便操作人员灵活使用。
- 7.无油真空泵设计,噪音低。
- 8.仪器表面经镜面处理,便于清洁和消毒。
- 9.过滤头可以火焰快速灭菌,方便连续实验操作;

10.已氧化的美观的把手分布基座两端，使其更加稳固；

11.稳固的低重心设计使其不会因溶液满载而发生翻倒。

技术参数:

- 1、适用滤膜直径： 47mm/50mm；
- 2、有效过滤直径：40mm；
- 3、滤杯容量:150ML(250ml 可选)；
- 3、过滤头数量：1/3/6；
- 4、检测方法：薄膜过滤法；
- 5、抽滤方式：隔膜泵负压抽滤，无需抽气瓶；
- 6、抽液速率：100ml/15s(带膜)；
- 7、过滤头灭菌方式：湿热灭菌、火焰枪快速灭菌；
- 8、滤头：可拆装。

适用范围

疾控:江、河、湖、海、水样

食品:纯净水、矿泉水、饮料

制药:纯化水、注射用水、原料药、胶囊、生物制品、片剂、口服制剂

化工:各种需测试微生物水样

化妆品:各种用水及产品