

病理标本储存用冰箱

产品名称	病理标本储存用冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	78978.00/台
规格参数	同类产品:标本冷藏柜 温度:2-8 经销:全国
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

检验科是临床医学和基础医学之间的桥梁，包括临床化学、[?????????](#)、临床免疫学、[?](#)、体液学以及输血学等分支学科。

制作时将部分有病变的组织或脏器经过各种化学品和埋藏法的处理，使之固定硬化，在切片机上切成薄片，粘附在玻片上，染以各种颜色，供在显微镜下检查，以观察病理变化，作出[?????](#)，为临床诊断和治疗提供帮助。

病理标本储存冰箱公司产品说明：

北京福意电器有限公司是一家集、销售于一体的公司。秉承不断创新的精神，福意联成功自主出超高精度、超稳定性、节能环保的福意联仪器设备。经营：，-20 冰箱，恒温培养箱，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，恒温溶解箱，手术室保温柜保冷柜等。

病理标本储存冰箱用途：

工矿企业、大专院校、生物冰箱制品、食品加工、农业科研、医疗单位、环境保护及各类实验室等用于育种、发酵、微生物冰箱培养和各类恒温试验、环境试验，培养基、[xueqing](#)、药品等物品的储存等。

病理标本储存冰箱产品参数：

病理标本储存冰箱产品特点：

优良优良机组，运转平衡，噪音低，制冷快速均匀；采用无氟制冷剂，绿色环保节能；高精度电脑温度控制系统,箱体内部2个精密温度传感器，在环境温度-25 - 45 的状况下，仍能够保持箱体内部温度优良稳定；全方位冷气循环系统，内设多位出风口，将冷气循环于柜内的每一个角落，均衡室内温度；微电子处理器，优良控温，误差更小，操作更简便，液晶数字清晰显示温度；聚氨酯整体发泡，环保发泡材料，高强度、高密度、节能设计有效减少能量消耗；采用中空钢化玻璃，中间层为真空处理，便于随时观察箱体内部存放的物品；箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优良脚轮，止动底脚方便使用。

福意联供应：恒温冷藏，低温冰箱，恒温培养箱，适合菌种，药品，生物冰箱制剂，，冷藏、恒温储存、恒温培养。手术室保温保冷柜，医用恒温保存箱，器械干燥柜，宽温试验箱，药品冷藏柜、阴凉柜。4度菌种冰箱、标本冷藏柜，车载冷链运输冷藏冷冻箱，温度范围：-30—100 多种型号。病理标本储存冰箱使用注意事项：

普通家用冷柜一般只用于家庭冷冻食物，还有一些超市等冷藏食品，而实验室冷柜相比较而言更具有性，实验室冷柜多用于医药、化工、工业生物冰箱、食品工业、生物冰箱工程、生物冰箱医药、高等院校、科研机构、健康售后机构、卫生域、环保域。在使用过程中我们要注意那些方面呢？

实验室冷柜的六大使用须知 1.搬运方面的注意事项。搬运时，应抬底脚，不能抓住门手把或在台面和冷凝器上施力，更不能在地面上拖拉。2.箱体优良大倾斜角不能超过45度,更不能倒置或横放，否则会损坏压缩机或使压缩机中的冷冻油流入制冷管路，影响制冷，而且易造成压缩机脱簧。运输过程中，要防止磕碰和剧烈震动，要防止雨淋水浸。3.应安放在远离热源，不受阳光直射的地方，因工作时需要与外界进行热交换，既通过冷凝器向外界散热，外界环境温度越高，散热越慢，会使电冰箱和冷柜工作时间越长，增大耗电量，制冷效果差。4.应安放在通风良好的地方，如果冷柜周围堆满杂物，或者靠墙太近，不利于散热会影响制冷效果。冷柜顶面应留有少30CM高度的空间，背面和两侧面应留有少10CM的空间，以利散热。5.应安放在湿度小的地方，由于电冰箱、冷柜外壳，冷凝器和压缩机等均是金属材料，如果空气湿度太大，会使这些部件生锈，缩短电冰箱的使用寿命。同时潮湿过热环境，会造成冷柜表面凝露，影响电器性能。6.不应安放在温度过低的地方。因为温度过低，压缩机启动困难，使冷柜冷冻室制冷差，无法克服，冰箱可打开冷藏室的温度补偿开关。

组织切片技术水平

在常规组织制片中，切片是最重要的技术之一，其质量好坏直接影响标本的观察效果[1]。好的切片机是整个制备过程的重要环节，要制备1张好的切片，病理工作人员必须将技术、知识和技巧进行完美的结合。首先，待切样品的质量是关键因素，而样品质量取决于前期处理工作的准确无误，包括固定、脱水、包埋等[2]；必须选择正确型号的切片机以及合适的钢刀或一次性刀片；切片时需认真考虑样品类型、大小、厚度，兼顾操作者的便利性和舒适性。其次，要切出高质量的切片，操作者丰富的经验必不可少。操作者必须懂得切片机的工作原理，对机器进行精细调节以达最佳效果；能应对常见故障，消除一些潜在的影响因素[3]；无论使用钢刀还是一次性刀片，切缘必须锋利，且不能有任何缺口或杂质附着。