

# BLC-BT-S型 智能数显恒温磁力加热搅拌器

产品名称	BLC-BT-S型 智能数显恒温磁力加热搅拌器
公司名称	江阴市保利科研器械有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	周庄镇科技工业园史村工业区（史村）
联系电话	86221705 13961693117

## 产品详情

智能数显恒温磁力加热搅拌器规格型号：BLC-BT-S型 盘面尺寸：140mm 转速范围：0~1500转/分 电机功率：15w 直流无刷电机 最大搅拌容量：10000ml 加热功率：300W，（室温~300℃），数显加热盘温度，数显转数，物料温度控制精度： $\pm 0.5$ ℃，PT100传感器溶液温度显示，监测，可控（溶液温度，室温-150度）溶液温控精度正负0.5度 T100传感器转速精度 正负5转/分 指示灯和按键说明：显示器：显示温度和转速或根据仪表状态显示各类提示符；显示器上行显示温度，下行显示转速，此时为标准状态；加热灯：按下温度按键开启温度运行后，运行灯亮，有加热输出时加热灯亮；报警灯：当加热盘温度超过AP值时常亮，加热关闭，切断加热回路，蜂鸣器报警；运行灯：当进行自整定时闪亮，当开启加热运行后常亮；

## 操作方法

- 1、将随机配件中的表杆旋入仪器右上角的螺纹孔内，固定好传感器支架。
- 2、将仪器放置平稳后，插入温度传感器插头并旋紧上面的锁紧螺母，接上电源线。
- 3、把盛有溶液的容器放在工作台（黑色电炉盘）中心，容器中放入适当搅拌子一个（平底容器用圆柱形搅拌子，球形容器用纺锤形搅拌子。容器不可是铁以及与磁性有关的材料制成，底厚不应大于10mm。）调整温度传感器高度，使之距离容器底部10mm左右.当溶液少时，至少将其插入溶液10mm以上，以保证温度测量的正确性。
- 4、打开仪器右边的电源开关，显示器数码管和所有显示灯亮，数秒后进入标准显示状态。
- 5、转速键：按一下进入修改转速设定值，左旋为减，右旋为加，设定好后，点按开启转速，再点按关闭转速。
- 6、温度键：旋一下进入修改温度设定值，左旋为减，右旋为加。设定好后，点按温度键启动加热，此时运行灯、加热灯都亮设定温度被锁定。再次点按温度键，停止加热，运行灯、加热灯都灭。

7、台面温度设定：因用户使用的特殊性，当液体温度无法检测时，可采用台面温度控制。操作方法，拔掉传感器插头就自动转入内置台面中的温度传感器，台面温度设定与液体温度设定同样操作。

8、查看设定转速：轻微转动转速键，数字显示原设定转速，旋转转速键可改变原来设定的转速。

9、查看设定温度：轻微转动温度键，数字显示原设定温度，旋转温度键可改变原来设定的温度。

注意事项：

1、在点按温度键或转速键时，应点按在旋钮中心位置，且不能有转动现象，否则会造成操作失误。在操作时。

3、电源插座必须有可靠接地；

4、本机在使用时，容器中液体不能太满，以免搅拌时溢出；

5、加热盘在工作时温度很高，电源线、温度传感器引线等应远离，更不能接触；

6、断电后方可清洗，显示器上的污渍用软布或棉纸擦拭。

7、在使用油浴时，温度传感器一定要插到油浴容器底部。

附件：电源线1根，搅拌子1套，长短表杆各1根，温度传感器1个，温度传感器支架1套。

[www.baolikeyan.com](http://www.baolikeyan.com)

磁力加热搅拌器 悬臂式电动搅拌机 恒温水浴锅