

伊诺斯奥林巴斯手持光谱仪专用电池美国

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 伊诺斯奥林巴斯手持光谱仪专用电池美国 |
| 公司名称 | 广宇科技（深圳）有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 伊诺斯:伊诺斯奥林巴斯 电池:7.2V 美国:美国 |
| 公司地址 | 深圳市龙华区民治街道新牛社区民治大道牛栏前大厦四楼B202 |
| 联系电话 | 400-811-6995 13610346607 |

产品详情

手持式光谱仪

一般标配两个可插拔锂离子电池。电池在使用

前，要查看手持式光谱仪

电池的电量状态，请按电池上的白色键。绿灯显示的长度表明剩余电量的百分比，有 25 %、50 %、75 % 和100 % 4 个标度。

同时使用时手持式光谱仪

电池时还需要注意以下10点：1、不要打开、挤压手持式光谱仪

电池，也不要再在电池上扎孔，否则会造成人身伤害。2、切勿焚烧电池。请将电池放置在远离火源或其它极高温热源的地方。若电池暴露在非常高温热源下（80 °C 以上），可能会引起爆炸，或造成人身

伤害。3、请勿摔落、碰撞或以其它方式损坏电池，因为这样做可能会使电池内部具有腐蚀性和爆炸性的物质暴露在外。4、请勿使电池的两端短路。短路会造成人身伤害，使电池严重损坏，并导致电池报废。

5、请勿将电

池放置在潮湿环境或雨水

中。这样做可能会引起电击。6、只能使用 DELT

A 手持式光谱仪

的或经 Oly

mpus 许可使用的外置充

电器为电池充电。7、只能使用由 Olympus 提供的手持式光谱仪电池。8、请勿存放剩余电量低于 40

% 的电池。存放前，将电池的电量充至 40 % ~ 80

% 的水平。9、存放期间，请使电池电量始终保持在 40 % ~ 80

% 的水平。10、存放仪器时，请勿将电池

遗留在 DELTA 手持式光谱仪中。以上是手持式光谱仪

的电池在使用时的注意事项，如需了解更多，欢迎咨询广宇科技（深圳）有限公司 13610346607